

Istruzioni d'uso e di manutenzione
per l'utente

Termodisinfettore G 7883

Leggere **assolutamente** le istruzioni d'uso
prima di procedere al posizionamento,
all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio.
In questo modo si evitano danni a se stessi
e alle apparecchiature.

it - IT, CH

M.-Nr. 07 158 130

Indice

Istruzioni di sicurezza e avvertenze	5
Simboli applicati sulla macchina	9
Definizione	10
Descrizione	12
Il vostro contributo alla tutela dell'ambiente	14
Apertura/Chiusura sportello	15
Blocco elettrico dello sportello	15
Aprire lo sportello 	15
Chiudere lo sportello	15
Sbloccare lo sportello in caso di emergenza	15
Depuratore	16
Programmare il depuratore	16
Caricare il sale di rigenerazione	18
Spia rabbocco sale	19
Tecnica d'impiego	20
Sistemare il carico	21
Adattatore a molla per afflusso idrico	22
Regolare in altezza il cestello superiore	22
Vetriere e utensili di laboratorio	23
Dosaggio dei prodotti chimici	25
Caricare il brillantante	25
Spia rabbocco brillantante	26
Impostare il dosaggio del brillantante	26
Rabboccare il neutralizzante	27
Spia rabbocco neutralizzante	28
Caricare il detersivo	29
Dosaggio detersivo in polvere	29
Funzionamento	31
Accensione	31
Avviare il programma	31
Selezionare la funzione supplementare asciugatura 	31
Spie fase in corso	32
Fine programma	32
Spegnimento	33
Interrompere un programma	33

Funzioni di programmazione	34
Indicazioni valide per tutte le funzioni di programmazione:	34
Come si attiva la modalità di programmazione	34
Salvare e uscire	34
Uscire senza salvare	34
Dosaggio attraverso DOS 1	35
Impostare la concentrazione del prodotto	35
Sfiatare il sistema di dosaggio	35
Dosaggio attraverso DOS 3	36
Impostare la concentrazione del prodotto	36
Sfiatare il sistema di dosaggio	36
Segnale acustico	37
Modificare i parametri del programma	38
Modificare la temperatura	38
Modificare il tempo d'azione	39
Ripristinare le impostazioni di base	39
Impostare ora e data	40
Trasferimento dati (opzionale)	41
Manutenzione (assistenza tecnica)	42
Misure di manutenzione	42
Manutenzione (utente)	43
Convalida del procedimento	43
Controlli di routine	43
Pulire i filtri della vasca di lavaggio	44
Pulire il filtro grosso	44
Pulire il filtro di superficie e il microfiltro	45
Pulire i bracci irroratori	46
Pulire il pannello comandi	47
Pulire il frontale della macchina	47
Pulire la vasca di lavaggio	47
Pulire la guarnizione sportello	47
Sistemi di dosaggio	47
Cesti e inserti	48
Guida guasti	49

Indice

Eliminare piccole anomalie	58
Interruttore termico	58
Pulire la pompa di scarico e la valvola antiritorno	59
Pulire i filtri nell'afflusso acqua.	60
Assistenza tecnica	61
Posizionamento	62
Integrare la macchina sotto un piano di lavoro	62
Allacciamento elettrico	64
Allacciamento idrico	65
Allacciamento idrico	65
Allacciamento all'acqua AD con pressione di 60 - 1000 kPa (0,6 - 10 bar). . .	66
Allacciamento all'acqua AD (non in pressione) 8,5 - 60 kPa (0,085 - 0,6 bar) (opzionale).	66
Allacciare lo scarico dell'acqua.	67
Panoramica programmi	68
Dati tecnici	70

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Questa macchina è conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose. Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente queste istruzioni d'uso al fine di evitare sia rischi per le persone, sia danni materiali. Conservare con cura questo libretto.

Corretto impiego

► La macchina è predisposta esclusivamente per i settori d'impiego indicati in queste istruzioni d'uso. Qualsiasi altro impiego e qualsiasi modifica della macchina sono vietati e possono essere pericolosi. I procedimenti di lavaggio e disinfezione sono indicati per vetreria/utensili di laboratorio e dispositivi medici dichiarati idonei al ripetuto trattamento dal relativo produttore. Attenersi alle indicazioni del produttore in merito. Miele non risponde di danni causati da usi impropri o da impostazioni scorrette della macchina.

► La macchina può essere utilizzata solamente in ambienti chiusi.

► L'installazione di questa macchina in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi) deve essere effettuata da personale tecnico qualificato che garantisca i presupposti per un suo utilizzo conforme ai requisiti di sicurezza.

Per evitare di ferirsi, osservare scrupolosamente le seguenti indicazioni:

► Messa in servizio, riparazioni e manutenzioni non di competenza dell'utente devono essere eseguite esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica Miele. Affinché siano rispettate nel migliore dei modi le direttive GLP (Good Laboratory Practice) e le disposizioni previste dalla normativa sui dispositivi medici, si consiglia di stipulare con Miele un contratto di manutenzione. Attenzione: riparazioni non corrette possono mettere seriamente in pericolo l'utente.

► Non installare la macchina in locali esposti al gelo o a rischio di esplosione.

► La sicurezza elettrica della macchina è garantita solo in presenza di un regolare conduttore di protezione. Assicurarsi che questa condizione sia verificata. In caso di dubbi far controllare l'impianto elettrico da un tecnico specializzato.

Miele non risponde di danni (ad es. scossa elettrica) causati da un conduttore di protezione interrotto o addirittura assente.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

- ▶ Una macchina danneggiata è pericolosa. La macchina danneggiata deve essere immediatamente staccata dalla rete elettrica. Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.
- ▶ Il personale addetto al funzionamento della macchina deve essere adeguatamente formato. L'uso della macchina non è consentito a persone non adeguatamente istruite o formate.
- ▶ Prestare particolare attenzione quando si utilizzano prodotti chimici (detergenti, neutralizzanti, rafforzatori di lavaggio, brillantanti ecc.). Questi prodotti possono essere corrosivi o irritanti. Non utilizzare mai solventi organici o liquidi infiammabili. Pericolo di esplosione.
Rispettare le vigenti norme di sicurezza. Indossare occhiali e guanti protettivi. Rispettare scrupolosamente le istruzioni di sicurezza e le schede dati di sicurezza fornite dalle case produttrici per tutti i prodotti chimici utilizzati.
- ▶ Evitare di inalare la polvere dei detersivi. Se ingerite, le sostanze chimiche possono causare corrosioni in bocca e in gola e/o soffocare.
- ▶ L'acqua che si trova nella vasca di lavaggio non è potabile.
- ▶ Non appoggiarsi né sedersi sullo sportello aperto della macchina. La macchina potrebbe ribaltarsi o danneggiarsi.
- ▶ Attenzione a non ferirsi nel disporre verticalmente oggetti appuntiti o affilati. Cercare di sistemarli in modo tale da impedire che chiunque si si possa ferire.
- ▶ Tenere presente che all'interno della macchina le temperature possono essere anche molto alte. Se si apre lo sportello eludendo il blocco si rischia di scottarsi, di venire a contatto con sostanze corrosive o, nel caso in cui siano stati utilizzati disinfettanti, di inalare esalazioni tossiche.
- ▶ In caso di contatto con prodotti chimici o vapori tossici, consultare le schede dati di sicurezza fornite dal produttore della sostanza!
- ▶ Lasciar raffreddare cestelli, inserti e carico prima di svuotare eventuali residui di acqua rimasti nelle cavità.
- ▶ Se si apre lo sportello durante o al termine del programma fare attenzione a non toccare le resistenze di riscaldamento. Il rischio di ustionarsi permane per alcuni minuti anche dopo che il programma è terminato.
- ▶ La macchina e le immediate adiacenze non devono essere spruzzate ad esempio con un idrante oppure con un apparecchio a pressione.
- ▶ Prima della manutenzione, staccare la macchina dalla rete elettrica.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Affinché siano garantiti sia lo standard qualitativo del trattamento di vetrerie/utensili di laboratorio e dei dispositivi medici, sia l'incolumità e la sicurezza del personale, sia danni materiali, attenersi alle seguenti indicazioni.

► Qualora la macchina fosse stata impiegata per decontaminazioni disposte dalle autorità, prima di effettuare operazioni di manutenzione o di sostituzione è necessario disinfettare il condensatore di vapore e i relativi collegamenti verso la vasca di lavaggio e verso lo scarico.

► Un programma può essere interrotto solo in casi eccezionali e da personale autorizzato.

► Il gestore dell'impianto deve garantire lo standard di lavaggio e disinfezione dei procedimenti di disinfezione e la sua documentabilità. Si consiglia di verificare e documentare regolarmente i procedimenti con prove termoelettriche e mediante controlli dei risultati. Per i procedimenti termochimici sono necessari ulteriori controlli con indicatori chimici e bioindicatori.

► Per la disinfezione termica devono essere considerati e quindi utilizzati tempi d'azione e temperature che garantiscano la prevenzione delle infezioni in base alle norme e alle direttive in materia nonché alle attuali conoscenze scientifiche in materia di igiene e microbiologia.

► Se durante il trattamento nella liscivia sono presenti sostanze chimiche tossiche (ad es. aldeidi nel disinfettante), considerare il rischio che deriva dall'interruzione e dall'apertura dello sportello. Controllare sempre la guarnizione dello sportello ed eventualmente il funzionamento del condensatore di vapore.

► A determinate condizioni, le sostanze chimiche impiegate possono danneggiare la macchina. Si raccomanda di seguire le raccomandazioni dell'assistenza tecnica Miele. In caso di danni e qualora non si fosse sicuri della compatibilità del materiale, rivolgersi al settore tecnico di impiego Miele.

► Trattamenti precedenti (ad es. con detersivi o disinfettanti) ma anche determinati tipi di sporco e alcuni prodotti chimici impiegati possono interagire e causare la formazione di schiuma. La presenza di troppa schiuma può compromettere il risultato di lavaggio e di disinfezione.

► Il fatto che Miele consigli determinati prodotti chimici (ad es. detersivi) non significa che risponda dei loro eventuali effetti sui materiali. Modifiche della composizione, particolari condizioni di magazzinaggio ecc., non rese note dal produttore delle sostanze chimiche, possono pregiudicare la qualità del risultato di lavaggio.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

- ▶ Quando si utilizzano detersivi o prodotti speciali, rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dai produttori delle sostanze. Utilizzare ogni tipo di detergente solo per le applicazioni indicate dal suo produttore per evitare danni al materiale o violente reazioni chimiche (ad es. gas tonante).
- ▶ La macchina è predisposta solo per il funzionamento con acqua e l'impiego di prodotti chimici additivi. Non utilizzare solventi organici, che possono provocare esplosioni (nota: molti solventi organici non provocano esplosioni ma possono danneggiare ad esempio parti in gomma o plastica).
- ▶ Per impieghi critici che richiedono una qualità di trattamento particolarmente elevata, le condizioni del processo (detersivo, qualità dell'acqua, ecc.) devono essere precedentemente concordate con la divisione "Tecnica d'impiego" di Miele.
- ▶ Se il risultato di lavaggio e risciacquo deve rispondere a determinate esigenze (p.es. analisi chimiche, speciali procedimenti industriali, ecc.), il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare un regolare controllo della qualità per garantire lo standard del trattamento.
- ▶ I carrelli, i cesti e gli inserti speciali devono essere utilizzati solamente nei modi previsti.
Gli strumenti a corpo cavo devono poter essere attraversati completamente dalla liscivia.
- ▶ Recipienti contenenti liquidi devono essere vuotati prima di essere sistemati sugli inserti.
- ▶ Quando si introduce il carico in macchina, accertarsi che residui di solventi o acidi, soprattutto residui di acido cloridrico e cloruri non giungano nella vasca di lavaggio. E nemmeno materiali di ferro corrosi o corrodibili. La presenza di solventi (soprattutto per la classe di pericolo A1) è ammessa solamente in tracce in relazione allo sporco.
- ▶ Per impedire che la corrosione danneggi la macchina, fare in modo che il rivestimento esterno in acciaio inossidabile non venga a contatto con soluzioni/vapori contenenti acido cloridrico.
- ▶ Se la rete idrica ha subito degli interventi, è necessario sfiatare i tubi che portano alla macchina. Altrimenti l'impianto di depurazione dell'acqua potrebbe danneggiarsi.
- ▶ Rispettare le indicazioni sull'installazione contenute in queste istruzioni d'uso e nelle istruzioni di installazione.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Impiego di accessori

► Allacciare solo apparecchiature supplementari Miele idonee allo scopo che si intende perseguire.

► Si raccomanda di utilizzare solamente carrelli, cesti e inserti Miele. Se si usano accessori di altri produttori o si alterano quelli originali, Miele non può più garantire il raggiungimento di sufficienti risultati di lavaggio e disinfezione. Eventuali danni sono esclusi dalla garanzia.

► Possono essere utilizzate solo sostanze chimiche autorizzate all'uso specifico dai relativi produttori. Di eventuali effetti negativi sul materiale degli oggetti trattati e sulla macchina stessa risponde il produttore della sostanza chimica.

Simboli applicati sulla macchina



Attenzione:
Seguire le istruzioni d'uso!



Attenzione:
Pericolo di scossa elettrica!

Dismettere la macchina

► Quando si dismette una macchina, tenere presente che può essere ancora contaminata da germi patogeni, materiale geneticamente modificato, sangue ecc. e che quindi prima dello smaltimento deve essere decontaminata. Per motivi di sicurezza e di rispetto dell'ambiente, smaltire tutti i residui di prodotti chimici nel rispetto delle normative vigenti in materia (indossare inoltre guanti e occhiali protettivi). Rimuovere o guastare la chiusura dello sportello in modo che nessuno possa chiudersi all'interno della macchina, ad esempio i bambini per giocare. Infine smaltire correttamente la macchina.

Il produttore non risponde per danni causati dall'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza.

Definizione

In questo termodisinfettore Miele possono essere lavati, risciacquati e disinfettati (con disinfezione termica o termo-chimica) dispositivi medici, vetrerie/utensili di laboratorio e componenti dichiarati idonei al trattamento dai relativi produttori.

Attenersi alle indicazioni del produttore dei dispositivi medici (EN ISO 17664) e delle vetrerie/utensili di laboratorio.

Ambiti di applicazione (esempi):

- strumenti chirurgici
- strumenti di chirurgia mininvasiva
- strumenti di anestesia e terapia intensiva
- biberon e tettarelle
- zoccoli OP

oppure

- vetreria/utensili di laboratorio provenienti dai settori ricerca e produzione
- vetreria/utensili di laboratorio per analisi e preparazione
- vetreria/utensili di laboratorio utilizzati in microbiologia e biotecnologie.

Per vetreria e utensili di laboratorio si intendono tutti gli oggetti dalla bacinella di evaporazione alla provetta da centrifuga.

In queste istruzioni si usano i termini generici "carico" e "oggetti" per indicare tutti gli strumenti e gli utensili che possono essere caricati nel termodisinfettore senza ulteriori specificazioni.

Al fine di una standardizzazione, gli strumenti e la vetreria/gli utensili di laboratorio vanno trattati preferibilmente in macchina, con procedimenti adeguati.

Se è necessaria una disinfezione a protezione dei pazienti e del personale, preferire la disinfezione termica, ad es. con il programma DESIN vario TD.

Secondo il principio A_0 previsto dalla norma EN ISO 15883-1, la disinfezione termica deve avvenire a 90°C ($+5^{\circ}\text{C}$, -0°C) e con un tempo di azione (mantenimento della temperatura) di 5 min. (A_0 3000). L'area di efficacia del parametro A_0 3000 comprende anche l'inattivazione del virus dell'epatite B (HBV).

Rispettare anche eventuali norme vigenti a livello regionale o locale sulla disinfezione o disposizioni delle locali autorità sanitarie.

Adattare i parametri del lavaggio al tipo di sporco e alla tipologia di carico. L'utilizzo di determinati prodotti chimici deve essere conforme alle problematiche di lavaggio ed eventualmente al metodo di analisi.

Il risultato di lavaggio è determinante per la sicurezza della disinfezione, della sterilizzazione e per la totale assenza di residui, quindi per un riutilizzo sicuro.


Il procedimento di lavaggio più adeguato per i dispositivi medici è il DESIN Vario TD.

Affinché il lavaggio sia efficace è importante utilizzare gli accessori adeguati (carrelli, moduli, inserti ecc.). Alcuni esempi di carico sono riportati al capitolo "Tecnica di impiego".


Questo termodisinfettore permette l'utilizzo nel risciacquo finale di acqua industriale o trattata (es. acqua distillata, acqua purificata, acqua totalmente demineralizzata (VE) o demineralizzata secondo determinati parametri). Il grado di purezza dell'acqua è fondamentale in particolare per vetreria/utensili di laboratorio destinati a fini analitici.

Questo disinfettore è considerato idoneo alla convalida dei procedimenti sulla base della norma EN ISO 15883.

Descrizione

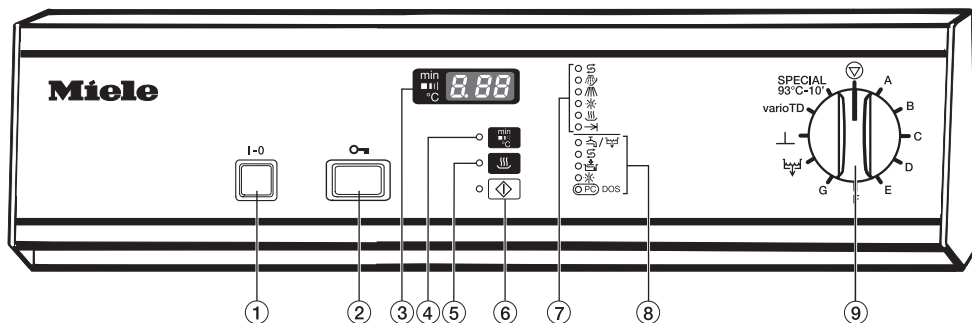

- ① Tasto di accensione/spengimento (on/off I-0)
- ② Apriportello
- ③ Display/Indicazione tempo
- ④ Tasto per la visualizzazione di:
 - temperatura reale
 - tempo trascorso dall'avvio
 - blocco di lavaggio attivo
- ⑤ Tasto asciugatura con spia
- ⑥ Tasto Start con spia
- ⑦ Indicazione fase programma in corso:
 rigenerazione
 prelavaggio
 lavaggio principale
 risciacquo/risciacquo finale
 asciugatura
 fine programma
- ⑧ Spie di servizio/guasto:
 / afflusso/scarico
 sale di rigenerazione
 neutralizzante
 brillantante
 DOS interfaccia ottica per l'assistenza tecnica; se è allacciato il modulo DOS K 60: detersivo liquido
- ⑨ Selettore programmi
 Stop
 A Programma liberamente programmabile
 B Sporco inorganico
 C Sporco organico
 D Standard
 E Universale
 F Intenso
 G Plastica
 Scarico
 Risciacquo
 varioTD
 SPECIAL 93°C-10'

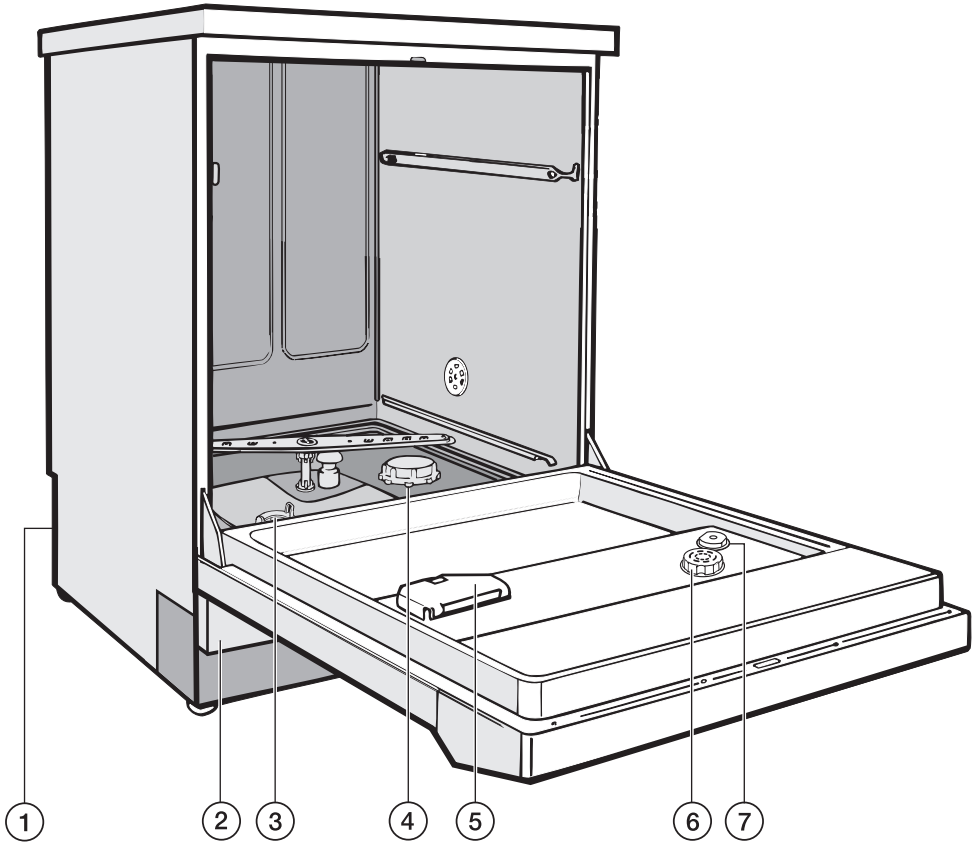

① Allacciamento per modulo DOS K 60 sul retro della macchina

② Sportellino di servizio

③ Combinazione filtri

④ Contenitore del sale di rigenerazione

⑤ Vaschetta del detersivo in polvere

⑥ Contenitore del brillantante con dosatore

⑦ Indicatore livello brillantante

Sulla parete posteriore della macchina:

– Interfaccia RS 232 (opzione)

– Tubicino di aspirazione per tanica esterna neutralizzante

Il vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Smaltimento dell'imballaggio


L'imballaggio impedisce che l'apparecchio subisca dei danni durante il trasporto. I materiali impiegati per l'imballaggio sono stati selezionati secondo criteri di rispetto per l'ambiente e di facilità nello smaltimento e sono per questo riciclabili.

Il reintegro dell'imballaggio nel circuito dei materiali consente di risparmiare materie prime, riducendo il volume degli scarti. Generalmente è possibile restituire l'imballaggio al rivenditore.

Smaltimento rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

ai sensi del Decr. Legisl. 25 luglio 2005, n. 151 in attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

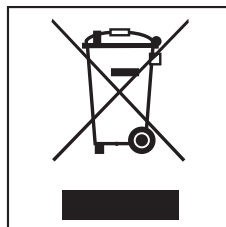

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Blocco elettrico dello sportello


Il termodisinfettore è dotato di un dispositivo elettrico che blocca lo sportello.



Lo sportello può essere aperto solo se:

- la macchina è allacciata alla corrente elettrica ed
- è accesa (tasto **I-0**).

Aprire lo sportello

- Premere il pulsante "Aprisportello" fino in fondo e contemporaneamente aprire lo sportello afferrandone la maniglia.

 Quando si apre lo sportello al termine di un programma, attenzione a non toccare le resistenze di riscaldamento. Il rischio di ustionarsi permane per alcuni minuti anche dopo che il programma è terminato.

Una volta avviato un programma, lo sportello viene bloccato per tutta la durata del programma. Non viene bloccato nei programmi RISCACQUO  e SCARICO .

Per fare in modo che lo sportello possa essere aperto già nella fase di asciugatura, è necessaria un'apposita programmazione da parte dell'assistenza tecnica.


Chiudere lo sportello


Chiudere lo sportello e spingere fino allo scatto senza premere il pulsante "Aprisportello".

Sbloccare lo sportello in caso di emergenza

Sbloccare lo sportello solo quando non è possibile aprirlo normalmente, ad es. in caso di interruzione di corrente.

Attenzione: per i programmi SPECIAL v. al capitolo "Istruzioni di sicurezza e avvertenze".

- Ruotare il selettore programmi su .
- Spegnerne la macchina (tasto **I-0**).

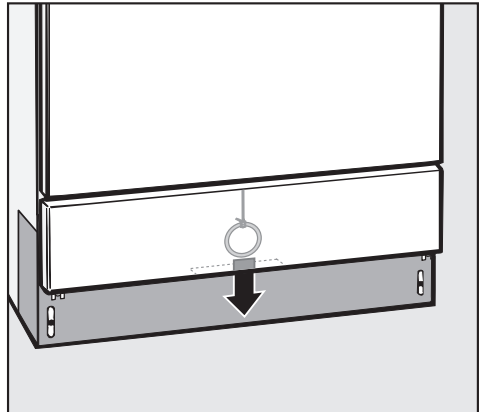

- Entrare con la mano dal basso dietro lo sportellino di servizio, e tirare in giù l'anello che sblocca lo sportello.

Depuratore

Buoni risultati di lavaggio si ottengono utilizzando acqua povera di calcare. Se l'acqua è dura, sugli oggetti e sulle pareti della vasca di lavaggio si deposita una patina bianca di calcare.

Se l'acqua ha una durezza di 4 °d (0,7 mmol/l) o superiore, deve essere quindi addolcita nel depuratore. La macchina è dotata di un depuratore che provvede automaticamente ad addolcire l'acqua.

- Per funzionare, l'impianto di depurazione ha bisogno del sale di rigenerazione.
- La macchina deve essere programmata sul valore esatto di durezza dell'acqua in afflusso.
- Tale valore può essere richiesto all'azienda idrica locale.

Se l'acqua ha durezza variabile (es. 8 - 17°d), impostare sempre il valore maggiore (in questo es. 17 °d).




Si possono impostare valori di durezza acqua compresi tra 1°d e 60°d.

Conoscere il grado di durezza dell'acqua può essere utile anche per il tecnico dell'assistenza Miele nel caso si rendesse necessario un intervento.

Riportare qui sotto la durezza dell'acqua:


_____ °d

Programmare il depuratore

- Spegnere la macchina.
- Ruotare il selettore programmi su .
- Tenere premuti i tasti  e  e **contemporaneamente** accendere la macchina con l'interruttore principale **I-0**.

Sul display appare l'attuale versione di programmazione **P...**


La spia   è accesa.

- Premere 1x il tasto ,

sul display appare **ED1**.

- Ruotare il selettore programmi di una posizione verso destra (posizione ore 1).

Sul display appare la cifra **19** (grado di durezza in °d, impostato di serie).

- Premere il tasto  più volte o tenerlo premuto finché sul display appare il valore desiderato (grado di durezza in °d).

Alla prossima pagina è riportata una tabella con le durezze acqua espresse in °d, mmol/l e °f.

Una volta raggiunta la cifra **ED** il contatore riparte da **0**.

- Premere il tasto .

Sul display viene visualizzato **SP** che sta per "Memorizzare".

- Premere di nuovo il tasto .

Il valore visualizzato viene memorizzato. La segnalazione scompare.

La macchina è pronta per il funzionamento.

Tabella durezza acqua

°d	mmol/l	°f	Imposta- zione	°d	mmol/l	°f	Imposta- zione
			0 *)	40	7,2	72	40
1	0,2	2	1	41	7,4	74	41
2	0,4	4	2	42	7,6	76	42
3	0,5	5	3	43	7,7	77	43
4	0,7	7	4	44	7,9	79	44
5	0,9	9	5	45	8,1	81	45
6	1,1	11	6	46	8,3	83	46
7	1,3	13	7	47	8,5	85	47
8	1,4	14	8	48	8,6	86	48
9	1,6	16	9	49	8,8	88	49
10	1,8	18	10	50	9,0	90	50
11	2,0	20	11	51	9,2	92	51
12	2,2	22	12	52	9,4	94	52
13	2,3	23	13	53	9,5	95	53
14	2,5	25	14	54	9,7	97	54
15	2,7	27	15	55	9,9	99	55
16	2,9	29	16	56	10,1	101	56
17	3,1	31	17	57	10,3	103	57
18	3,2	32	18	58	10,4	104	58
19	3,4	34	19 **)	59	10,6	106	59
20	3,6	36	20	60	10,8	108	60
21	3,8	38	21				
22	4,0	40	22				
23	4,1	41	23				
24	4,3	43	24				
25	4,5	45	25				
26	4,7	47	26				
27	4,9	49	27				
28	5,0	50	28				
29	5,2	52	29				
30	5,4	54	30				
31	5,6	56	31				
32	5,8	58	32				
33	5,9	59	33				
34	6,1	61	34				
35	6,3	63	35				
36	6,5	65	36				
37	6,7	67	37				
38	6,8	68	38				
39	7,0	70	39				

*) Impostare il valore 0 solo su macchine senza depuratore


**) Valore impostato di serie

Depuratore

Caricare il sale di rigenerazione


Usare solo sale a grana grossa, specifico per la rigenerazione. Questo tipo di sale è reperibile anche presso i centri di assistenza tecnica Miele. Altri tipi di sale possono alterare il funzionamento del depuratore.

Capacità del contenitore: ca. 2,5 kg.

 Non versare assolutamente altri prodotti nel contenitore del sale! Se si versa per sbaglio del detersivo, si danneggia irreparabilmente il depuratore. Assicurarsi quindi sempre che il prodotto che si sta caricando sia sale.

- Estrarre il cestello inferiore.
- Svitare il tappo.


Prima volta: riempire prima il contenitore con ca. 2,5 litri di acqua affinché il sale possa sciogliersi. In futuro la macchina provvederà da sola a riempire di acqua il contenitore.

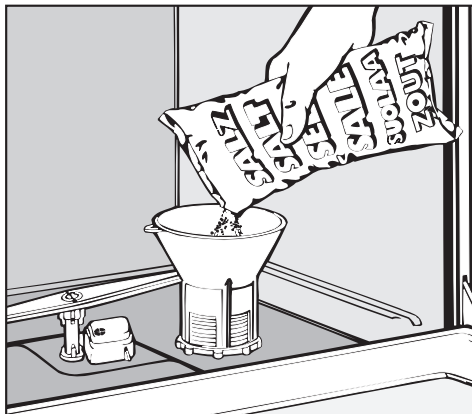


- Applicare l'apposito imbuto.
 - Versare il sale
- Mentre si versa il sale, una po' di acqua salata trabocca.
- Pulire la filettatura del contenitore e togliere eventuali residui di sale.
 - Avvitare saldamente il tappo.
 - Avviare subito il programma RISCIAQUO 1 per diluire e risciacquare la soluzione salina traboccata.


Se il programma 1 non si avvia subito, non si tratta di un guasto; si sta svolgendo la rigenerazione del depuratore.

Spia rabbocco sale

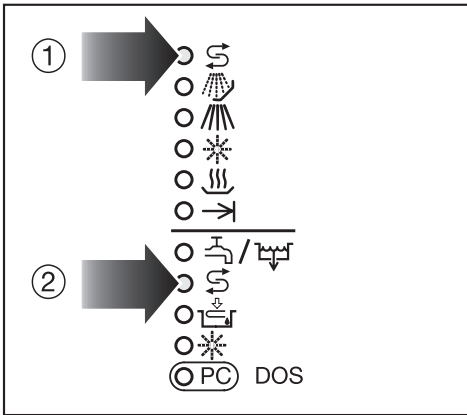

La rigenerazione del depuratore viene eseguita automaticamente durante un programma.

Durante la rigenerazione si accende la spia  ① che indica la fase in corso.

- Quando invece si accende la spia  ② significa che manca sale e quindi bisogna rabboccarlo.

Tecnica d'impiego

Il termodisinfettore può essere accessoriatato rispettivamente di un cestello inferiore e di un cestello superiore o di un carrello che a seconda della forma e del tipo di oggetti da trattare possono essere a loro volta accessoriatati con inserti diversi o sostituiti con altri cestelli speciali.

Cestelli e inserti devono essere scelti a seconda delle necessità.


Seguono esempi di dotazione e indicazioni sui vari ambiti di applicazione.

Prima di avviare il programma verificare sempre quante segue:

- gli oggetti sono sistemati/agganciati correttamente?
- la liscivia passa attraverso i lumi/canali interni degli oggetti con corpi cavi?
- i bracci irroratori sono puliti e ruotano senza impedimenti?
- la combinazione di filtri è pulita? (eliminare i residui più grossi, eventualmente pulire la combinazione di filtri. Attenzione: quando si tolgono i filtri evitare che eventuali residui possano finire nel pozzetto).
- l'adattatore per l'afflusso dell'acqua ai bracci irroratori o agli ugelli è correttamente accoppiato?
- il livello di riempimento dei contenitori dei prodotti chimici è sufficiente?

Al termine di ogni programma effettuare i seguenti controlli:

- controllo visivo del grado di pulizia del carico.
- verifica della corretta posizione di tutti gli oggetti cavi sui relativi ugelli.

 Oggetti che nel corso del trattamento si fossero staccati dagli adattatori devono essere sottoposti a nuovo trattamento.

- verifica che le cavità interne/i lumi degli oggetti a corpo cavo siano liberi.
- verifica che ugelli e allacciamenti siano fissati al cesto/ all'inserto.


Sistemare il carico

- Sistemare il carico in modo tale che tutte le superfici possano essere raggiunte dall'acqua, altrimenti non possono essere lavate.
- Gli oggetti non devono essere infilati gli uni dentro gli altri né coprirsi.
- Strumenti a corpo cavo devono poter essere attraversati completamente dalla liscivia.
- Sistemare i recipienti cavi nei carrelli e negli inserti con le aperture rivolte verso il basso affinché l'acqua possa affluire e fuoriuscire senza difficoltà.
- Sistemare in posizione inclinata oggetti con incavi profondi, in modo che l'acqua possa defluire.
- Recipienti cavi alti e stretti vanno disposti possibilmente nell'area centrale dei cestelli, dove vengono meglio raggiunti dai getti d'acqua.
- I carrelli o i cesti dotati di adattatori devono essere accoppiati correttamente.
- I bracci irroratori non devono essere bloccati da oggetti troppo alti oppure che sporgono verso il basso.
- Utilizzare solo oggetti in acciaio adatto al trattamento in macchina per evitare corrosione.
- Strumenti e utensili nichelati e/o in alluminio colorato anodizzato possono non essere idonei al trattamento in macchina e/o subire alterazioni di colore.

- Eventuali materiali sintetici devono essere resistenti alle alte temperature.

Eliminare eventuali residui

- Vuotare gli oggetti prima di sistemarli (se ricorre il caso, attenersi alle norme in materia epidemiologica).
- Rimuovere i mezzi di coltura (Agar) dalle capsule di Petri.
- Vuotare residui di sangue, rimuovere coaguli.
- Togliere tappi, tappi in sughero, etichette, residui di ceralacca, ecc.

 Residui di acidi e solventi, soprattutto di acido cloridrico e soluzioni contenenti cloruri, non devono finire nella vasca di lavaggio.

Pretrattamento

Occorre verificare caso per caso se contaminazioni difficili o impossibili da eliminare, ad es. grassi per affilature, etichette di carta ecc. che possono influenzare il risultato di lavaggio e di risciacquo, debbano essere eliminate con un pretrattamento.

Per vetrerie e strumenti di laboratorio che vengono contaminati con materiale microbiologico, germi patogeni, sostanze geneticamente modificate ecc. si deve valutare caso per caso se sia necessaria una sterilizzazione prima del trattamento in macchina.


I dispositivi medici contaminati vanno introdotti generalmente senza pretrattamento subito dopo l'uso direttamente nei cesti e negli inserti del termodisinfettore (a secco).

Tecnica d'impiego

Adattatore a molla per afflusso idrico

L'adattatore a molla per l'afflusso dell'acqua ai cestelli o al carrello iniettore deve accoppiarsi correttamente al momento dell'introduzione in macchina, vale a dire deve trovarsi circa 4-5 mm più in alto rispetto alla guida acqua.

Se non è così, regolare l'adattatore di conseguenza:

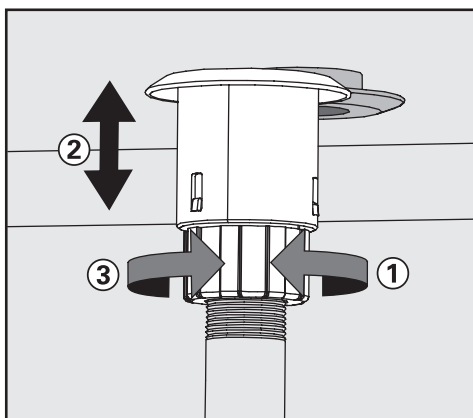

- Allentare l'anello ①
- Spingere l'adattatore verso l'alto ②
- Stringere di nuovo l'anello ③

Regolare in altezza il cestello superiore

Il cestello superiore può essere inserito a tre diverse altezze, a distanza di 2 cm l'una dall'altra.

Questo permette, utilizzando determinati inserti, di disporre nei cestelli oggetti con diverse altezze.

Regolare l'altezza

- Estrarre il cestello superiore fino alla battuta e sollevarlo dalle guide.
- Svitare i supporti delle rotelle su entrambi i lati con una chiave da 7 e spostarli all'altezza desiderata.

Vetriere e utensili di laboratorio

Oggetti a collo largo, come bicchieri di Becher, matracci di Erlenmeyer a collo largo e capsule di Petri oppure a forma cilindrica, ad es. provette vengono lavati e risciacquati internamente ed esternamente dai bracci irroratori rotanti.

A tale scopo devono essere posizionati in inserti interi, a metà o in quarti e disposti in un cesto inferiore vuoto oppure in un cesto superiore dotato di braccio irroratore.


Per oggetti a collo stretto, come matracci di Erlenmeyer a collo stretto, palloni, matracci graduati e pipette occorre utilizzare carrelli a iniezione e cesti iniettori.

Ai carrelli e ai cesti iniettori per vetreria/utensili di laboratorio a collo stretto sono allegate delle istruzioni d'uso separate.

Rispettare scrupolosamente le indicazioni sulla preparazione e sulla disposizione degli oggetti da trattare.


- Disporre le capsule di Petri o oggetti simili nell'apposito inserto con la parte sporca rivolta verso il centro.
- Disporre le pipette negli inserti con i boccali rivolti verso l'alto.
- Eventualmente utilizzare reti di copertura per evitare che il vetro si rompa.
- Nel caricare i cestelli a 1/4, fare attenzione a mantenere una distanza di almeno 3 cm dal bordo del carrello.

Tecnica d'impiego

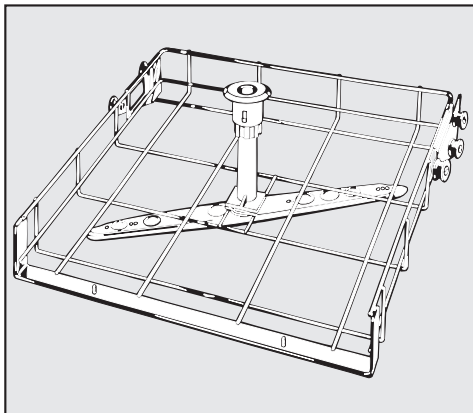


Cestello superiore O 188/1

per la disposizione degli inserti, ad es. E103 per provette, AK 12 per imbuti e bicchierini, E118 per capsule di Petri o E 134 per supporti.

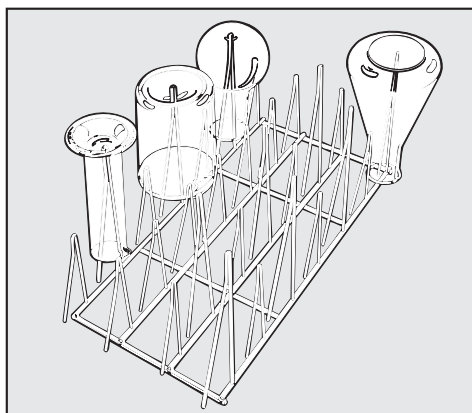


E 106/2

per bicchieri a collo largo, cilindri graduati oppure bottigliette per medicinali.

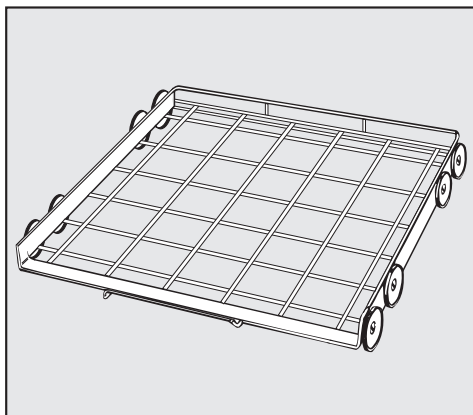

Cestello inferiore U 874/1

per l'accoglimento di inserti, p.es. E 136 per capsule di Petri e E 403 per vetri da orologio.

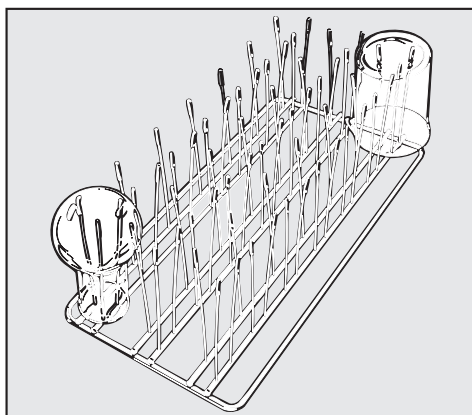

E 109

per bicchierini.

Caricare il brillantante


Il dosaggio di brillantante nella fase di risciacquo finale attraverso DOS 2 deve essere attivato dall'assistenza tecnica Miele.

Il brillantante fa scorrere l'acqua come una pellicola dagli utensili che quindi si asciugano più facilmente dopo il risciacquo.


Le sostanze che compongono il brillantante dopo l'asciugatura rimangono sulla superficie degli utensili. Per questo motivo occorre testare l'utilizzo di brillantante in base all'impiego delle vetre/degli utensili di laboratorio.

Il brillantante va versato nell'apposito contenitore e viene dosato automaticamente nella quantità impostata.


Il contenitore ha una capacità di circa 180 ml.

 Riempire il contenitore del brillantante solo con brillantante specifico per termodisinfettori. Attenzione a non versarvi per sbaglio del detersivo perché danneggerebbe irrimediabilmente il contenitore.

- Aprire lo sportello fino alla posizione orizzontale.

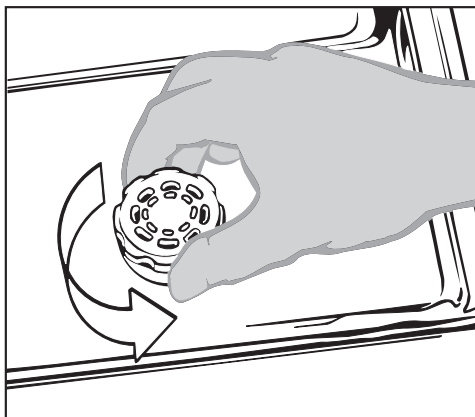


- Aprire il tappo.

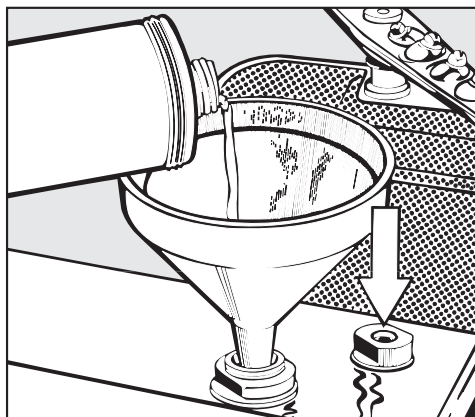

- Versare il brillantante finché l'indicatore di livello (freccia) diventa scuro, eventualmente aiutarsi con un imbuto.
- Chiudere il tappo.
- Pulire il brillantante eventualmente fuoriuscito per evitare che durante il lavaggio successivo si formi troppa schiuma.


Dosaggio dei prodotti chimici

Spia rabbocco brillantante

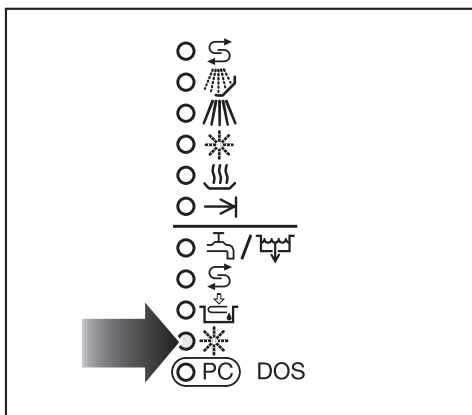

- Quando si accende la spia ✱, rabboccare il brillantante.

Impostare il dosaggio del brillantante

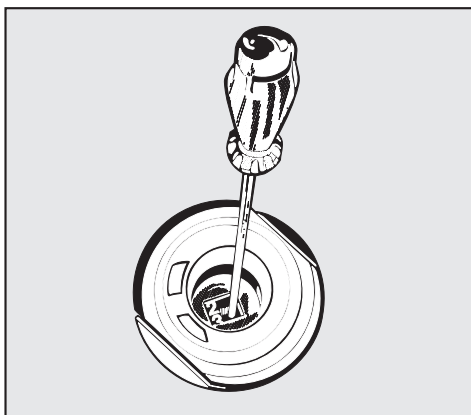

Con l'aiuto ad es. di un cacciavite regolare la vite situata all'interno dell'apertura del contenitore impostando un dosaggio da 1 a 6 (cioè da 1 a 6 ml). Di serie sono impostati 3 ml.

Se sul carico rimangono delle macchie:

- aumentare il dosaggio

Se invece rimangono ombreggiature o striature:

- ridurre il dosaggio.

Rabboccare il neutralizzante

I neutralizzanti (pH acido) provvedono a neutralizzare i residui dei detersivi alcalini rimasti sulle superfici.

Se si utilizzano detersivi medio alcalini si consiglia un neutralizzante a base di acido fosforico.


Se si utilizza un detersivo liquido neutro enzimatico, il neutralizzante deve essere a base di acido citrico.

Il neutralizzante viene dosato automaticamente nella fase Risciacquo 2 dopo il lavaggio principale. La tanica del neutralizzante deve essere piena e il sistema di dosaggio sfiatato.

Nel programma **B SPORCO INORGANICO** il neutralizzante viene dosato anche per un prelavaggio acido.

Sfiatare il sistema di dosaggio e impostare la concentrazione (v. "Funzioni di programmazione").


- Disporre la tanica con il neutralizzante (tanica rossa) sul pavimento accanto alla macchina oppure in un mobile adiacente.

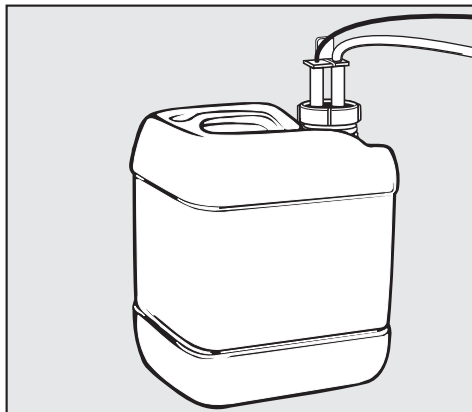


- Infilare il tubicino di aspirazione nell'imboccatura della tanica facendo attenzione ai colori e avvertirlo.

Dosaggio dei prodotti chimici


Spia rabbocco neutralizzante

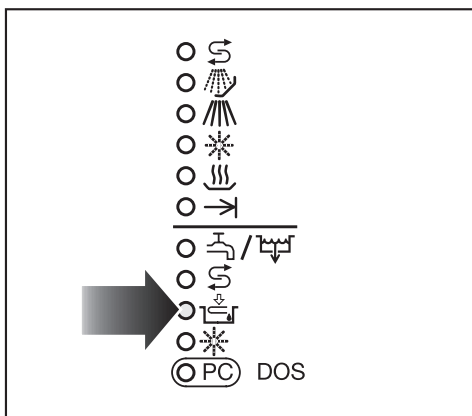

- Quando si accende la spia , rabboccare il neutralizzante oppure sostituire la tanica.

Rabboccare il contenitore per tempo per evitare un'aspirazione a vuoto.

Caricare il detersivo

 Utilizzare solo detersivo specifico per macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione. Non utilizzare detersivi per lavastoviglie domestiche.

Se necessario, l'assistenza tecnica può dotare la macchina del modulo DOS K 60 (DOS 1, pompa di dosaggio per detersivo liquido). Il modulo DOS viene allacciato esternamente.

Sfiatare il sistema di dosaggio e impostare la quantità, v. capitolo "Funzioni di programmazione".

Miele consiglia in generale di usare il detersivo liquido, dosandolo tramite il modulo opzionale DOS.

Il programma **C SPORCO ORGANICO** si può utilizzare solo con detersivo liquido.

Dosaggio detersivo in polvere

Se si utilizzano i cestelli superiori di seguito elencati, è possibile utilizzare il detersivo **in polvere** caricandolo all'interno dello sportello solo con programmi senza prelavaggio. Negli altri casi provvedere al dosaggio di detersivo liquido con il modulo DOS

1. Cestelli:

- ○ 175/1
- ○ 176/1
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 187
- ○ 190/1.

Prima di avviare il programma versare il detersivo in polvere nell'apposita vaschetta (a eccezione dei programmi **┘** "RISCIACQUO" e **┘** "SCARICO").


Esempio:

Durante il lavaggio principale affluiscono ca. 10,5 l di acqua.

Per una concentrazione di detersivo di ca. 3 g/l ciò corrisponde a ca. 30 g di detersivo.


Rispettare eventuali diverse indicazioni del produttore del detersivo.

Dosaggio dei prodotti chimici

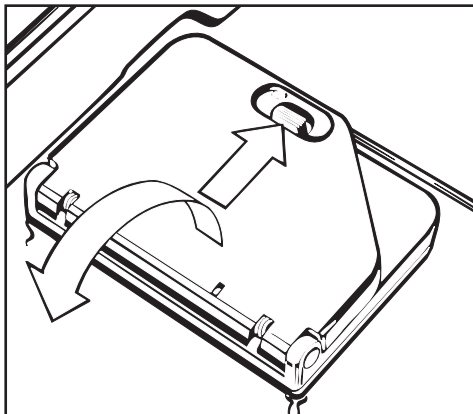


- Premere il pulsantino sul coperchio della vaschetta. Il coperchio scatta e si apre.

Al termine di un programma, il coperchio è aperto.

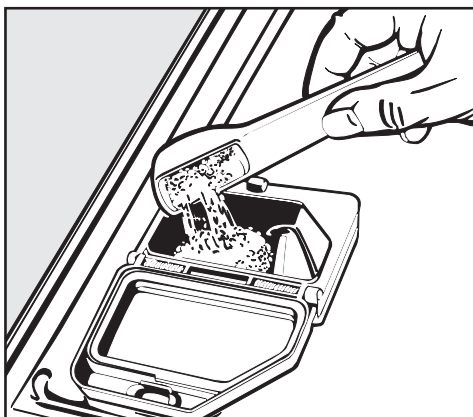


- Versare il detersivo nella vaschetta.
- Chiudere il coperchio.

 Al termine del programma controllare se il detersivo si è sciolto completamente. Se così non è occorre ripetere il programma.

Quando si sceglie un detersivo tenere presente anche la sua compatibilità ambientale:


- qual è il grado di alcalinità necessario per l'attuale problema di lavaggio?
- è necessaria la presenza di cloro attivo per la disinfezione e l'ossidazione (per rimuovere pigmenti)?
- sono necessari dei tensioattivi per la dispersione e l'emulsione?
- Per i programmi di termodisinfezione utilizzare un detersivo appropriato, mediamente alcalino e senza cloro attivo.

Particolari tipi di sporco possono richiedere detersivi o additivi con determinate composizioni. Per saperne di più rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

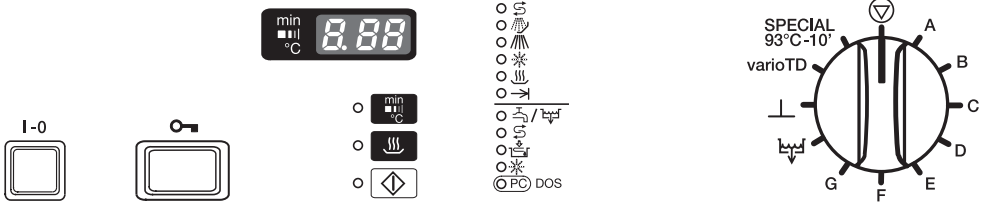

Accensione

- Chiudere lo sportello.
- Aprire i rubinetti dell'acqua.
- Premere il tasto **I-0**.




Se il selettore programmi è nella posizione  sul display è acceso un punto.

Avviare il programma



Selezionare il programma tenendo sempre in considerazione il tipo e il grado di sporco degli utensili da trattare.

Nella **panoramica programmi**, alla fine delle istruzioni d'uso, sono descritti i programmi e le relative aree d'impiego.

- Ruotare il selettore programmi verso sinistra o verso destra sul programma desiderato.

Sul display viene visualizzata la prima temperatura di lavaggio del programma selezionato (a eccezione di  e ). La spia accanto al tasto  lampeggia.

Selezionare la funzione supplementare asciugatura

Subito dopo aver selezionato il programma è possibile attivare la funzione supplementare "Asciugatura" (a eccezione dei programmi  e ).


Procedere come segue:

- Premere il tasto .

L'asciugatura si attiva con riscaldamento a impulsi cadenzati per 10 min. La durata complessiva del programma si prolunga di conseguenza.

- Premere il tasto .

Sul display viene visualizzata la temperatura reale.

La spia accanto al tasto  è accesa.

Mentre è in corso un programma, gli altri sono bloccati.

Se il selettore programmi viene ruotato su un altro programma, la spia si spegne. I valori vengono nuovamente visualizzati quando il selettore programmi viene riportato sul programma in corso.

Funzionamento





Nel corso del programma è possibile visualizzare le seguenti indicazioni:

- temperatura reale,
- tempo trascorso dall'avvio del programma e
- blocco lavaggio attivo:
 - 1 = prelavaggio 1
 - 2 = prelavaggio 2
 - 3 = lavaggio principale 1
 - 4 = lavaggio principale 2
 - 5 = disinfezione chimica*
 - 6 = risciacquo 1
 - 7 = risciacquo 2
 - 8 = risciacquo 3
 - 9 = risciacquo 4
 - 10 = risciacquo finale 1
 - 11 = risciacquo finale 2
 - 13 = asciugatura

■ Premere il tasto  per passare da un'indicazione all'altra.

Spie fase in corso




Durante lo svolgimento del programma, si accende la spia dello scatto programma di volta in volta attivo:

-  Rigenerazione
-  Prelavaggio 1 + 2
-  Lavaggio principale 1 + 2 *
-  Risciacquo 1 - 4 /
Risciacquo finale 1 + 2
-  Asciugatura
-  Fine programma
(parametri del programma raggiunti)


* Nei programmi liberamente programmabili **A**, **B** e **C** è possibile programmare anche il blocco lavaggio 5 (disinfezione chimica) quale fase di lavaggio supplementare. Non dosare il disinfettante chimico.

Se è attivo il blocco 5, è accesa la spia .

Fine programma

Il programma è terminato quando la spia  si accende e la spia  si spegne. Al centro del display compare uno ; tutte le altre spie si accendono in sequenza.

Di serie suona contemporaneamente il segnale acustico per max. 30 sec. La funzione del segnale acustico è modificabile, v. capitolo "Funzioni di programmazione".

Con il tasto  è possibile visualizzare la durata complessiva del programma oppure la temperatura reale.

Si consiglia di aprire di ca. 10 cm lo sportello al termine del programma per ca. 10-15 minuti, il tempo necessario affinché gli oggetti completino l'asciugatura con il calore proprio evitando corrosioni.

Spegnimento

- Premere il tasto **I-O** e lasciarlo fuori-uscire.

Lo sportello può essere aperto solo a macchina accesa (tasto **I-O** inserito, v. "Apertura/Chiusura sportello").

Interrompere un programma

Un programma può essere interrotto solo in casi di assoluta necessità, ad es. se il carico si muove molto.

Impiego: Dispositivi medici

Ai fini della valutazione del lavaggio (Performance Qualification) il programma deve essere interrotto prima della fase di disinfezione (conformemente a EN ISO 15883-1).



In casi accertati di epidemia l'acqua contaminata non può essere in nessun caso scaricata senza precedente disinfezione.


- Ruotare il selettore programmi su .

Il programma viene interrotto dopo ca. 2 sec.

- Aprire lo sportello .



Attenzione: gli utensili possono essere molto caldi; pericolo di scottarsi!

- Disporre il carico in modo che non possa muoversi (eventualmente attendersi alle misure per la prevenzione di infezioni e indossare guanti).
- Se necessario aggiungere del detersivo (in polvere).
- Chiudere lo sportello.
- Avviare il programma .

L'acqua viene scaricata.

- Rilezionare e riavviare il programma.

Programmi SPECIAL 93°C-10' e in casi di epidemia accertata:


- Avviare di nuovo il programma.

Sul display può essere visualizzato il tempo necessario per la compensazione della temperatura mentre scorre a ritroso.

Funzioni di programmazione

Qualsiasi modifica alle impostazioni di serie dovrebbe essere documentata per agevolare eventuali futuri interventi da parte dell'assistenza tecnica. Registrare la modifica nell'apposito spazio.

Indicazioni generali:


- Se la posizione del selettore non è occupata, sul display compare un trattino (-) al centro.
- Si accede al livello programmazione spostando il selettore su .
- Il livello di programmazione è contrassegnato da **E..**
- Per il trattamento di dispositivi medici occorre documentare le modifiche dei programmi o dei dosaggi (EN ISO 15883). Eventualmente, i risultati di lavaggio e di disinfezione devono essere nuovamente convalidati.


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
Indicazioni valide per tutte le funzioni di programmazione:

Come si attiva la modalità di programmazione


■ Ruotare il selettore programmi su .

■ Spegnerne la macchina.


■ Tenendo premuti i tasti  e  accendere **contemporaneamente** la macchina con il tasto **I-0**.

Sul display appare la versione attuale del programma **P..** Si accende la spia  / .

Salvare e uscire

■ Premere il tasto .

Sul display appare **SP**.

■ Premere di nuovo il tasto .

La modifica è memorizzata.

Uscire senza salvare



■ Spegnerne la macchina con l'interruttore (**I-0**).

La modifica non viene salvata.

Dosaggio attraverso DOS 1

Impostare la concentrazione del prodotto

La concentrazione del prodotto (dosaggio) si può impostare solo per i detersivi liquidi. Rispettare le indicazioni del produttore e le proprie esigenze. Il dosaggio del detersivo in polvere dalla vaschetta all'interno dello sportello non è modificabile.



Operazione	Indicazione su display / Risultato
■ Premere il tasto  finché appare E02.	<i>E02</i>
■ Ruotare il selettore programmi su B .	
senza modulo DOS allacciato:	<i>10</i> = durata dosaggio 10 sec.
con modulo DOS allacciato:	<i>1.00</i> = 1,0 % concentrazione dosaggio
■ Premere più volte o tenere premuto il tasto  finché viene visualizzato il valore desiderato, ad es. 0.50.	<i>0.50</i> la durata del dosaggio o la concentrazione sono impostate.

Concentrazione dosaggio impostata: _____

Sfiatare il sistema di dosaggio

Il sistema di dosaggio deve essere sfiato nei seguenti casi:

- si imposta per la prima volta la concentrazione,
- la tanica del detersivo liquido era vuota e non è stata rabboccata in tempo (aspirazione a vuoto).



Operazione	Indicazione su display / Risultato
■ Premere il tasto  finché appare E02.	<i>E02</i>
■ Spostare il selettore programmi su A .	<i>do1</i>
■ Premere il tasto  .	Il sistema di dosaggio viene sfiato automaticamente. Il procedimento è terminato quando sul display appare <i>0</i> .
■ Uscire dalla modalità di programmazione. Poi avviare il programma <u>1</u> .	Le sostanze affluite nella vasca di lavaggio mentre il sistema veniva sfiato vengono diluite e scaricate.

Funzioni di programmazione

Dosaggio attraverso DOS 3

Impostare la concentrazione del prodotto

La concentrazione di dosaggio del neutralizzante deve essere impostata in base alle indicazioni del produttore e alle esigenze individuali.



Operazione	Indicazione su display / Risultato
■ Premere il tasto  finché appare E02.	<i>E02</i>
■ Ruotare il selettore programmi su F .	Viene visualizzata la concentrazione di dosaggio impostata, ad es. <i>0.10</i> = 0,10 %
■ Premere più volte o tenere premuto il tasto <i>0.20</i>  finché viene visualizzato il valore desiderato, ad es. 0.20	La concentrazione è impostata.

Concentrazione dosaggio impostata: _____

Sfiatare il sistema di dosaggio

Il sistema di dosaggio deve essere sfiato se:

- la concentrazione di dosaggio è stata utilizzata per la prima volta,
- il contenitore del prodotto chimico era vuoto e non è stato rabboccato in tempo (aspirazione a vuoto).

Operazione	Indicazione su display / Risultato
■ Premere il tasto  finché appare E02.	<i>E02</i>
■ Ruotare il selettore programmi su E .	<i>do3</i>
■ Premere il tasto  .	Il sistema di dosaggio viene sfiato automaticamente. Il procedimento è terminato quando sul display appare <i>0</i> .
■ Uscire dalla modalità di programmazione. Poi avviare il programma _ .	Le sostanze affluite nella vasca di lavaggio mentre il sistema veniva sfiato vengono diluite e scaricate.

Segnale acustico



È possibile programmare il segnale acustico per le seguenti funzioni:

- al termine del programma con suono continuo
- come segnalazione di guasto con suono a intervalli di 1 sec. e
- come segnale per prelevamento campione, 3 brevi suoni in sequenza alternati a 2 sec. di pausa.

Il prelevamento del campione deve essere programmato dall'assistenza tecnica Miele.



Le cifre visualizzate sul display corrispondono alle seguenti impostazioni:

- 20** segnale acustico disattivato
- 21** segnalazione fine programma (impostazione di serie)
- 22** segnalazione di guasto
- 23** indicazione di fine programma + segnalazione di guasto
- 24** segnale per prelevamento campione
- 25** indicazione fine programma + segnale per prelevamento campione
- 26** segnalazione di guasto + segnale per prelevamento campione
- 27** indicazione di fine programma + segnalazione di guasto + segnale per prelevamento campione.

Operazione	Indicazione su display / Risultato
■ Premere il tasto  finché appare E04.	<i>E04</i>
■ Spostare il selettore programmi su B .	<i>21</i>
■ Premere più volte il tasto  o tenerlo premuto finché viene visualizzata la cifra desiderata, ad es. 26.	<i>26</i>

Impostazione: _____

Il segnale acustico suona per 30 sec. Per disattivarlo prima:

- ruotare il selettore programmi su ,
- premere il tasto ,
- interrompere l'alimentazione elettrica, ad esempio aprendo lo sportello.

Funzioni di programmazione

Modificare i parametri del programma

I programmi possono essere modificati per rispondere a determinate esigenze di lavaggio. Possono inoltre essere modificati la temperatura e il tempo d'azione nelle fasi: lavaggio principale 1 e 2 e risciacquo finale 1 e 2.

Le impostazioni di serie dei singoli parametri sono riportate nella panoramica programmi nelle ultime pagine di queste istruzioni d'uso.

Ogni modifica dovrebbe essere documentata riportandola nella colonna corrispondente della panoramica programmi.

Nel programma SPECIAL 93°-10' i parametri del lavaggio principale 1 non possono essere modificati.

Area valori impostabile per la temperatura:

– 30 °C - 93 °C nei programmi A-G e varioTD



Temperature superiori a 55° C causano la denaturazione del sangue ed eventualmente il fissaggio delle proteine.

Nel programma "varioTD" rispettare le esigenze di un'adeguata profilassi delle infezioni.



Area valori impostabile per il tempo d'azione:

– 1-15 min



Modificare la temperatura

Operazione	Indicazione su display/ Risultato
■ Premere più volte il tasto  oppure tenerlo premuto finché sul display appare il blocco da modificare.	<i>E09</i> per lavaggio principale 1 <i>E12</i> per lavaggio principale 2 <i>E22</i> per risciacquo finale 1 <i>E25</i> per risciacquo finale 2
■ Posizionare il selettore programmi sul programma da modificare p.es. C .	°C - <i>65</i>
■ Premere più volte o tenere premuto il tasto  finché viene visualizzato il valore desiderato, p.es. 70°C.	°C - <i>70</i>

Modificare il tempo d'azione

Operazione	Indicazione su display/ Risultato
<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere più volte il tasto  oppure tenerlo premuto finché sul display appare il blocco programma da modificare. 	<p><i>E10</i> per lavaggio principale 1 <i>E13</i> per lavaggio principale 2 <i>E23</i> per risciacquo finale 1 <i>E26</i> per risciacquo finale 2</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Posizionare il selettore programmi sul programma da modificare p.es. A. 	<p>min ⁻ 1</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere più volte il tasto  o tenerlo premuto finché viene visualizzato il valore desiderato, p.es. 10. 	<p>min ⁻ 10</p>

Ripristinare le impostazioni di base

Operazione	Indicazione su display/ Risultato
<ul style="list-style-type: none"> ■ Premere più volte o tenere premuto il tasto  finché sul display appare "E33". 	<p><i>E33</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Posizionare il selettore programmi su un programma. 	<p><i>00</i></p>
<p>impostazione di serie: la programmazione dell'elettronica è stata modificata:</p>	<p><i>PP</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Se viene visualizzato <i>PP</i>, premere il tasto . 	<p><i>00</i>, l'impostazione di serie è stata ripristinata.</p>

Anche l'impostazione del depuratore è stata resettata. Per procedere alla reimpostazione del grado di durezza dell'acqua v. al capitolo "Programmare il depuratore".

Le modifiche effettuate nei programmi liberamente programmabili A, B e C rimangono invece invariate.

Funzioni di programmazione

Impostare ora e data

Data e ora corrente sono memorizzate a livello di interfaccia seriale. I dati vengono forniti alla stampa del protocollo.

I valori di data e ora sono comunque modificabili, ad esempio per passare dall'ora solare all'ora legale e viceversa.

I valori di data e ora vengono impostati spostando il selettore programmi.

Posizione "ore 1": giorno *01 - 31*



Posizione "ore 2": mese *01 - 12*

Posizione "ore 3": anno *00 - 99* = 2000 - 2099

Posizione "ore 4": ore *00 - 23*

Posizione "ore 5": minuti *00 - 59*

Selezionando il livello *E34* e se l'interfaccia seriale non è attivata, per tutte le posizioni del selettore programmi sul display appare -.

Operazione	Indicazione su display / Risultato
■ Premere più volte o tenere premuto il tasto  finché sul display appare "E34".	<i>E34</i>
Prima di passare all'operazione successiva aspettare ca. 30 sec.	L'elettronica legge i valori.
■ Spostare il selettore programmi sulla posizione del valore da modificare, ad es. posizione "ore 4" per impostare le ore.	<i>10</i>
■ Premere più volte o tenere premuto il tasto  finché viene visualizzato il valore desiderato, ad es. 1 x.	<i>11</i>

Una volta memorizzati i dati e terminata la modalità di programmazione, i valori modificati vengono trasmessi all'interfaccia.

Per questo occorre aspettare ca. 30 secondi prima di spegnere il termodisinfettore!

Trasferimento dati (opzionale)

La macchina è dotata di un'interfaccia per trasferire dati dall'elettronica Novotronic a una stampante.

I cavi per la stampante possono essere richiesti all'assistenza tecnica Miele.

L'interfaccia seriale è compatibile RS 232.


È possibile utilizzare diversi tipi di stampante con set di caratteri compatibili Epson.

L'elenco delle stampanti adatte può essere richiesto all'assistenza Miele.

Configurazione Pin della spina Sub-D a 9 poli:

5	GND (massa)
3	TXD (invio)
1-4-6	(Ponte)
7-8	(CTS)

In base alla norma IEC 60950 possono essere allacciate esclusivamente stampanti autorizzate TÜV o VDE.

 La stampante deve essere messa in servizio dall'assistenza tecnica Miele.

Nel corso del programma viene creato un protocollo che può essere stampato su una stampante esterna.

Il protocollo contiene i seguenti dati:

- data e numero macchina
- nome programma e avvio
- blocchi di lavaggio utilizzati
- sistema di dosaggio con temperatura ed eventualmente quantità impostata
- valori programmati per temperatura e tempo di azione
- temperatura minima nel corso del tempo d'azione
- ogni tipo di anomalia (ad es. guasto afflusso acqua)
- fine programma
- avvertenze, ad esempio mancanza di sale

Manutenzione (assistenza tecnica)

Misure di manutenzione

La manutenzione periodica per questo termodisinfettore deve essere eseguita dall'assistenza tecnica Miele **dopo 1000 ore di funzionamento o almeno una volta all'anno**.

La manutenzione riguarda i seguenti punti:

- meccanica e guarnizione dello sportello
- viti e allacciamenti nella vasca di lavaggio
- afflusso e scarico dell'acqua
- sistemi di dosaggio interni ed esterni
- bracci irroratori
- combinazione filtri
- tinozza di raccolta con pompa di scarico e retrovalvola
- tutti i cesti, gli inserti e i moduli

se presenti:

- condensatore di vapore
- la stampante allacciata.

Nell'ambito della manutenzione viene eseguito il controllo del funzionamento di quanto segue:

- svolgimento di prova del programma
- tenuta ermetica
- sistemi di misurazioni rilevanti in materia di sicurezza (indicazione di anomalie).

Convalida del procedimento

Il gestore dell'impianto deve garantire la qualità dei procedimenti di lavaggio e disinfezione.

In alcuni paesi quanto descritto viene prescritto anche da leggi, normative e disposizioni di carattere nazionale.

A livello internazionale c'è la norma **EN ISO 15883** che obbliga a questi controlli.

Controlli di routine


Quotidianamente, prima di utilizzare la macchina, il gestore è tenuto a eseguire i seguenti controlli di routine:


- i filtri nella vasca di lavaggio
- i bracci irroratori nella macchina e sui cesti
- la vasca di lavaggio e la guarnizione dello sportello
- i sistemi di dosaggio e
- cesti e inserti.

Manutenzione (utente)


Pulire i filtri della vasca di lavaggio

I filtri sul fondo della vasca di lavaggio trattengono le impurità per evitare che arrivino al sistema di circolazione. Le impurità possono però intasare i filtri. Per questo motivo occorre controllarli e, se necessario, pulirli regolarmente.

 Non utilizzare mai la macchina senza i filtri.

 Pericolo di ferirsi per l'eventuale presenza di schegge di vetro, aghi, ecc.


Pulire il filtro grosso

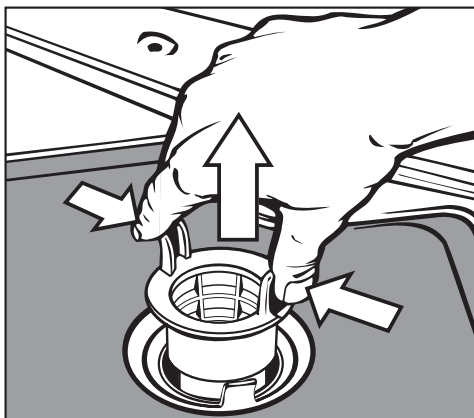


- Premere l'uno contro l'altro i naselli, estrarre il filtro e pulirlo. Durante questa operazione evitare che residui finiscano nel pozzetto.
- Reinscrivere il filtro e accertarsi che si incastrino correttamente.

Pulire il filtro di superficie e il microfiltro

- Smontare il filtro grosso.
- Togliere anche il filtro fine tra il filtro grosso e il microfiltro.

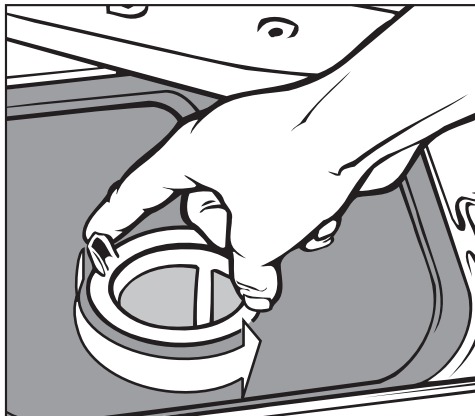

- Svitare il microfiltro afferrando i due naselli laterali con due rotazioni verso sinistra

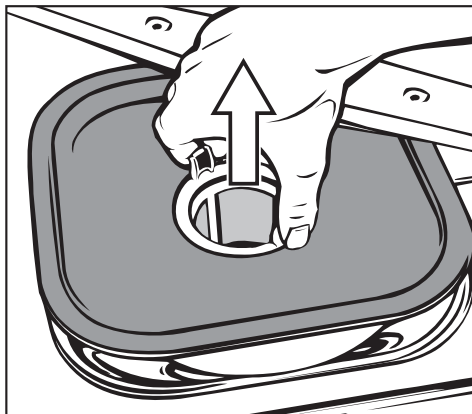

- ed estrarlo con il filtro di superficie.
- Pulire i filtri.
- Inserire la combinazione di filtri procedendo in ordine inverso. Il filtro di superficie deve poggiare completamente sul fondo della vasca di lavaggio.

Manutenzione (utente)

Pulire i bracci irroratori

Può succedere che gli ugelli dei bracci irroratori si ostruiscano.

Controllare quindi quotidianamente i bracci irroratori.

- Premere verso l'interno i residui con un oggetto appuntito e risciacquare bene sotto acqua corrente.

Per smontare i bracci irroratori procedere nel modo seguente:

- estrarre i cesti dalla vasca.

Braccio irroratore sul cesto superiore o carrello (se presente):

- Svitare i dadi zigrinati sul braccio irroratore e smontare il braccio.


I dadi zigrinati in metallo hanno la filettatura a sinistra.
La filettatura dei dadi zigrinati in ceramica è invece a destra.

- Svitare il braccio **superiore**.
- Dopo aver allentato i dadi, sfilare il braccio irroratore **inferiore**.
- Dopo averli lavati, riavvitare e fissare i bracci irroratori.

Dopo averli fissati controllare se ruotano con facilità.


Pulire il pannello comandi


- Pulire il pannello comandi solo con un panno umido oppure con un normale detergente per la pulizia di vetro o plastica.
Per disinfettare l'area comandi utilizzare un prodotto autorizzato.

 Non utilizzare prodotti abrasivi, né detersivi universali. La loro composizione chimica può danneggiare gravemente le superfici in plastica.

Pulire il frontale della macchina

- Pulire il frontale in acciaio inox con un panno umido e detersivo per piatti oppure con un prodotto per acciaio inox non abrasivo.
- Per rallentare la formazione dello sporco (impronte, ecc.) si può utilizzare un prodotto per la cura dell'acciaio (ad es. Neoblank, reperibile presso l'assistenza tecnica Miele).

 Non utilizzare mai detersivi contenenti ammoniaca né solventi al nitro o resine sintetiche: questi prodotti possono danneggiare le superfici.

 La macchina e le immediate adiacenze non devono essere spruzzate ad esempio con un idrante oppure con un apparecchio ad alta pressione.

Pulire la vasca di lavaggio

La vasca di lavaggio è autopulente.

Qualora tuttavia si formassero dei depositi, rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

Pulire la guarnizione sportello

Passare regolarmente la guarnizione sportello con un panno umido per eliminare lo sporco.

Eventualmente far sostituire guarnizioni danneggiate o non ermetiche dall'assistenza tecnica Miele.

Sistemi di dosaggio

Controllare regolarmente il consumo delle sostanze chimiche utilizzate per rilevare eventuali irregolarità nel dosaggio.

Manutenzione (utente)

Cesti e inserti

Per garantire il funzionamento di cesti e inserti è necessario effettuare ogni giorno gli opportuni controlli.


Controllare:

- che le rotelle siano in ottime condizioni e fissate al cesto/all'inserto
- che l'accoppiamento del cesto sia regolato e fissato alla giusta altezza
- che ugelli, boccole e adattatori siano fissati al cesto/all'inserto
- che la liscivia scorra senza impedimenti attraverso ugelli, boccole e adattatori
- tappi e chiusure siano saldi sulle boccole
- le chiusure degli accoppiamenti dei moduli nei sistemi modulari funzionino correttamente

se presenti:


- che i bracci irroratori ruotino senza impedimenti
- che gli ugelli dei bracci irroratori non siano ostruiti (se si v. "Pulire bracci irroratori".)

La panoramica seguente funge da supporto per riconoscere ed eliminare le cause di determinate anomalie. Tenere presente tuttavia che:

 Eventuali lavori di riparazione possono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica autorizzata Miele. Riparazioni eseguite non correttamente possono mettere seriamente in pericolo la sicurezza dell'utente.





Per evitare di richiedere inutilmente l'intervento dell'assistenza tecnica, alla prima segnalazione è necessario verificare che il guasto non sia stato causato da un'errata immissione dei comandi.





Procedura:

- Portare il selettore programmi su ; il codice guasto viene cancellato.
- Spegnerne la macchina (tasto **I-0**).
- Riaccendere la macchina e riavviare il programma.
- Se il guasto compare di nuovo e non può essere eliminato da sé, rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.
- Indicare il numero che compare accanto alla F che segnala l'anomalia "F...".





Guasto	Possibile causa	Rimedio
La macchina non si avvia.	Lo sportello non è chiuso bene.	Chiudere bene lo sportello.
	La spina non è inserita nella presa.	Inserire la spina nella presa.
	Sono scattati i fusibili.	Attivare i fusibili (protezione minima v. targhetta dati).
	La macchina non è accesa.	Premere il tasto I-0 e selezionare un programma.
La macchina non è pronta per il funzionamento.	Segnalazione guasto: F 04 - F 17, F 20 - F 26, F 28 - F - -	Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele.
	Segnalazione guasto: F 31 - 33	Errata gestione dei sistemi di dosaggio. Rivolgersi all'assistenza tecnica.




Guida guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Prima dell'avvio del programma lampeggia la spia di controllo  DOS. Non è possibile avviare un programma.		Prima di eliminare il guasto: <ul style="list-style-type: none"> – Portare il selettore programmi su ; il codice guasto viene cancellato. – Spegnerne la macchina (tasto I-0).
	Segnalazione guasto: Fdo : La tanica del detersivo liquido è vuota.	Riempire la tanica del detersivo liquido oppure sostituirla con una piena.
		Dopodiché: <ul style="list-style-type: none"> – Accendere la macchina. – Avviare di nuovo il programma.
Alcuni minuti dopo l'avvio del programma lampeggia la spia  DOS. Il programma è stato interrotto.		Prima di eliminare il guasto: <ul style="list-style-type: none"> – Portare il selettore programmi su ; il codice guasto viene cancellato. – Spegnerne la macchina (tasto I-0).
	Segnalazione guasto: Fdo : Guasto nel dosaggio di detersivo liquido.	Riempire la tanica del detersivo liquido oppure sostituirla con una piena. Sfiatare il sistema di dosaggio, v. capitolo "Funzioni di programmazione".
		Dopodiché: <ul style="list-style-type: none"> – Accendere la macchina. – Avviare di nuovo il programma.

Guasto	Possibile causa	Rimedio
<p>Prima dell'avvio del programma lampeggia la spia . Non è possibile avviare un programma.</p>		<p>Prima di eliminare il guasto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Portare il selettore programmi su ; il codice guasto viene cancellato. – Spegnerne la macchina (tasto I-0).
	<p>Segnalazione guasto: Fdo: Il contenitore del neutralizzante è vuoto.</p>	<p>Riempire la tanica del neutralizzante oppure sostituirla con una piena.</p>
		<p>Dopodiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accendere la macchina. – Avviare di nuovo il programma.
<p>Alcuni minuti dopo l'avvio del programma lampeggia la spia . Il programma è stato interrotto.</p>		<p>Prima di eliminare il guasto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Portare il selettore programmi su ; il codice guasto viene cancellato. – Spegnerne la macchina (tasto I-0).
	<p>Segnalazione guasto: Fdo: Guasto nel dosaggio di neutralizzante.</p>	<p>Riempire la tanica del neutralizzante oppure sostituirla con una piena.</p> <p>Sfiatare il sistema di dosaggio, v. capitolo "Funzioni di programmazione".</p>
		<p>Dopodiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accendere la macchina. – Avviare di nuovo il programma.

Guida guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio
La spia rabbocco sale  lampeggia.	Non è stato caricato il sale di rigenerazione, quindi non è stato possibile rigenerare il depuratore.	Versare il sale
Alcuni minuti dopo l'avvio del programma lampeggia la spia  /  . Il programma è stato interrotto.		Prima di eliminare il guasto: <ul style="list-style-type: none"> – Portare il selettore programmi su ; il codice guasto viene cancellato. – Spegnerne la macchina (tasto I-O).
	Segnalazione guasto: F..E: Guasto nell'afflusso dell'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> – Aprire completamente il rubinetto dell'acqua. – Pulire il filtro nell'afflusso acqua. – Pressione di flusso nell'allacciamento idrico troppo bassa. Rivolgersi a un idraulico per i possibili rimedi.
		Dopodiché: <ul style="list-style-type: none"> – Accendere la macchina. – Avviare di nuovo il programma.

Guasto	Possibile causa	Rimedio
<p>Il programma di lavaggio è stato interrotto, la spia /  lampeggia.</p>		<p>Prima di eliminare il guasto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Portare il selettore programmi su ; il codice guasto viene cancellato. – Spegnerne la macchina (tasto I-O).
	<p>Segnalazione guasto: F..A: Anomalia nello scarico dell'acqua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Pulire i filtri della vasca di lavaggio – Pulire la pompa di scarico. – Pulire la valvola antiritorno. – Eliminare eventuali curvature nel tubo di scarico.
		<p>Dopodiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accendere la macchina. – Scaricare l'acqua. – Avviare di nuovo il programma.
<p>L'acqua nella vasca di lavaggio non viene riscaldata; il programma dura troppo a lungo.</p>	<p>Segnalazione guasto: F01 - F03, F18, F19, F27 Questa macchina è dotata di un termointerruttore che disattiva il riscaldamento in caso di surriscaldamento. Il surriscaldamento può verificarsi se oggetti grandi coprono la resistenza oppure se i filtri nella vasca di lavaggio sono intasati.</p>	<p>Eliminare la causa del guasto. Allo scopo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pulire i filtri della vasca di lavaggio – Disporre diversamente il carico. – Riattivare il termointerruttore (v. capitolo "Eliminare piccole anomalie, termointerruttore").

Guida guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Residui di detersivo in polvere rimangono nel contenitore al termine del programma.	Il contenitore per detersivo in polvere era ancora umido al momento del rabbocco.	Versare il detersivo solamente in un contenitore asciutto.
	Lo sportellino del contenitore per detersivo in polvere era bloccato da un oggetto.	Disporre il carico in modo che lo sportellino possa aprirsi.
Lo sportellino del contenitore per detersivo in polvere non si chiude.	Residui di detersivo incrostati ne bloccano la chiusura.	Rimuovere i residui di detersivo.
Rumore battente nella vasca di lavaggio	Un braccio irroratore sbatte sugli oggetti.	Interrompere il programma e disporre gli oggetti che ostacolano i bracci irroratori in modo differente; v. Interrompere il programma.
Rumore battente nella vasca di lavaggio	Gli oggetti si muovono all'interno della vasca di lavaggio.	Interrompere il programma e disporre il carico in modo che sia stabile; v. Interrompere il programma.
Rumore battente nella condotta d'acqua.	Può essere causato eventualmente dalla posa del tubo da parte del committente o dal fatto che il tubo ha un diametro troppo piccolo.	Non compromette il funzionamento della macchina; eventualmente rivolgersi a un idraulico.

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Gli oggetti in vetro presentano macchie di corrosione (aggressione del vetro).	Non sono adatti al trattamento in macchina.	Utilizzare solo oggetti che si possono trattare.
	Durante il programma non si è svolta la neutralizzazione.	Rabboccare il neutralizzante.
	L'aggressione del vetro è stata causata da temperature di lavaggio troppo alte.	Selezionare un programma adeguato oppure ridurre la temperatura di lavaggio.
	L'aggressione del vetro è stata causata da detersivi troppo alcalini.	Utilizzare un detersivo più delicato oppure ridurre la concentrazione DOS1.
Tracce di corrosione sugli oggetti in acciaio.	Il contenuto di cloruri nell'acqua è troppo elevato.	Far effettuare delle analisi sull'acqua. Eventualmente trattare l'acqua esternamente e utilizzare acqua demineralizzata (VE).
	Il coperchio del contenitore del sale di rigenerazione non è chiuso bene.	Applicare bene il tappo e avvitarlo saldamente.
	Durante il programma non si è svolta la neutralizzazione.	Rabboccare il neutralizzante.
	Nella vasca di lavaggio è comparsa della ruggine: <ul style="list-style-type: none"> – l'acqua presenta un'elevata percentuale di ferro, – sono stati caricati oggetti con ruggine 	<ul style="list-style-type: none"> – Controllare l'installazione. – Togliere gli oggetti che presentano ruggine.
	La qualità dell'acciaio non è quella idonea al trattamento in macchina.	Utilizzare oggetti in acciaio inossidabile di migliore qualità.

Guida guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Depositi o macchie bianche sugli oggetti.	Il depuratore è stato programmato su un valore troppo basso.	Controllare la durezza dell'acqua di condotta e programmare correttamente l'impianto di depurazione.
	L'acqua che affluisce attraverso l'allacciamento acqua AD non è demineralizzata a sufficienza.	Eventualmente sostituire la capsula del purificatore Aqua.
	Nel contenitore non c'è sale di rigenerazione.	Versare il sale
	Il coperchio del contenitore del sale di rigenerazione non è chiuso bene.	Applicare bene il tappo e avvitarlo saldamente.
	Il contenitore del brillantante è vuoto.	Rabboccare il brillantante.
	La quantità di brillantante impostata è troppo bassa; si formano delle macchie dovute all'acqua.	Aumentare il dosaggio di brillantante.
	La qualità dell'acqua nel risciacquo finale non era soddisfacente.	<ul style="list-style-type: none">– Utilizzare acqua con conducibilità inferiore.– Se il termodisinfettore è allacciato alle capsule di acqua demineralizzata, testare il loro stato ed eventualmente cambiarle.

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Risultato di lavaggio scadente.	I cesti e gli inserti non sono stati caricati correttamente o sono stati caricati troppo.	Disporre correttamente il carico. Non sovraccaricare cesti e inserti.
	Il programma utilizzato non è adatto per il tipo di sporco.	Selezionare un programma adatto o modificare il programma.
	Il detersivo utilizzato non è adatto per il tipo di sporco.	Utilizzare detersivo adatto al trattamento in macchina.
	Lo sporco si è essiccato sugli oggetti perché è rimasto depositato troppo a lungo.	Dal momento in cui si sporcano al momento del trattamento in macchina non devono intercorrere più di 6 ore.
	Un braccio irroratore è bloccato.	Disporre il carico in modo che i bracci irroratori non vengano bloccati.
	Gli ugelli dei bracci irroratore oppure degli inserti sono ostruiti.	Controllare gli ugelli e se necessario pulirli.
	I filtri nella vasca di lavaggio sono intasati.	Controllare i filtri e se necessario pulirli.
	Il cesto o l'inserto non è accoppiato correttamente alla guida afflusso acqua.	Impostare correttamente l'adattatore per l'alimentazione idrica del cesto o dell'inserto.

Eliminare piccole anomalie

Interruttore termico

Questa macchina è dotata di un termointerruttore che disattiva il riscaldamento in caso di surriscaldamento. Il surriscaldamento può verificarsi se oggetti grandi coprono la resistenza oppure se i filtri nella vasca di lavaggio sono ostruiti.

In caso di segnalazione guasto: **F01 - F03, F18, F19, F27** (l'acqua nella vasca di lavaggio non si riscalda; il programma dura troppo a lungo), procedere come segue:

- Eliminare la causa del guasto.
- Aprire lo sportellino di servizio.
- Premere il pulsante del termointerruttore sul lato destro della lamiera zoccolo.


Qualora il termointerruttore dovesse scattare di nuovo, rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

Eliminare piccole anomalie

Pulire la pompa di scarico e la valvola antiritorno


Se alla fine di un programma l'acqua utilizzata per il lavaggio non viene scaricata completamente, è possibile che ciò dipenda da corpi estranei che bloccano la pompa di scarico oppure la valvola antiritorno. Questi corpi estranei possono essere rimossi facilmente.

- Togliere la combinazione di filtri dalla vasca di lavaggio.

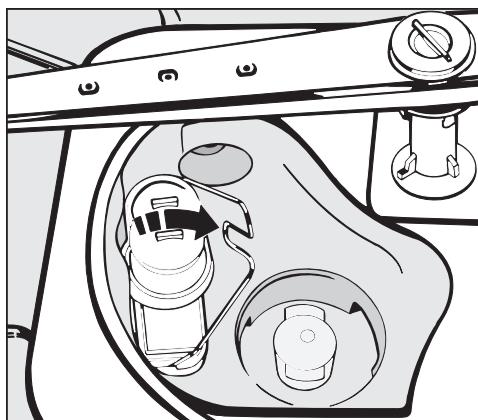

- Spostare la staffa di chiusura.
- Sollevare la valvola antiritorno e risciacquarla sotto acqua corrente.

Sotto la valvola antiritorno si trova la pompa di scarico (freccia).

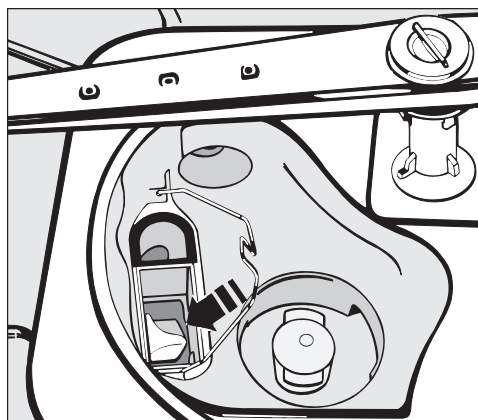


- Prima di rimontare la valvola antiritorno verificare che dei corpi estranei non blocchino la pompa di scarico.
- Riapplicare accuratamente la valvola antiritorno e bloccarla con la staffa di chiusura.

Per motivi di sicurezza è opportuno procedere a un nuovo trattamento del carico.

Eliminare piccole anomalie


Pulire i filtri nell'afflusso acqua

Per proteggere la valvola di afflusso, il raccordo è dotato di filtri. Se i filtri sono sporchi, l'acqua non riesce ad affluire correttamente nella vasca di lavaggio. Procedere alla pulizia dei filtri.

 L'involucro di plastica dell'allacciamento idrico contiene un componente elettrico che non deve essere immerso nei liquidi.

Per pulire il filtro

- Staccare la macchina dalla rete elettrica.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare la valvola di afflusso idrico.

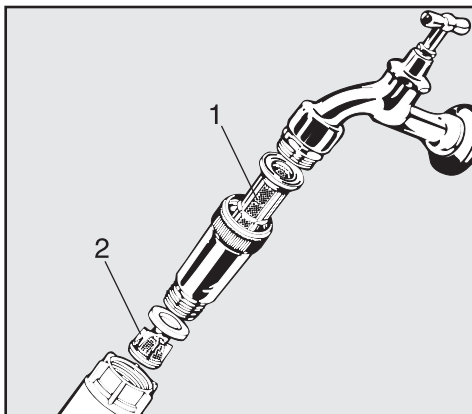

- Pulire o, se del caso sostituire il filtro di grande superficie (1) e il filtro fine (2).
- Rimontare il filtro e la guarnizione e accertarsi che siano correttamente inseriti nella loro sede.
- Avvitare la valvola afflusso acqua al rubinetto dell'acqua. Fare attenzione al corretto avvitarimento del raccordo.
- Aprire il rubinetto dell'acqua.

Se dovesse fuoriuscire acqua verificare che il raccordo sia avvitato correttamente e fissato.

- Applicare correttamente la valvola di afflusso acqua e avvitare.

Qualora non fosse possibile eliminare personalmente il guasto nonostante le indicazioni, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele (v. numero Servizio informazioni sul retro delle istruzioni).


- Indicare al tecnico dell'assistenza il modello e il numero della macchina.

Entrambe le indicazioni si trovano sulla targhetta dati (vedi "Allacciamento elettrico").

- Comunicare al tecnico la segnalazione di guasto che compare sul display della macchina.

Posizionamento

Osservare il piano di installazione allegato.

 Nell'area intorno alla macchina dovrebbero essere posizionati solamente mobili a uso professionale, per evitare eventuali danni dovuti all'acqua di condensa.

La macchina deve essere posizionata in modo stabile e orizzontale.

L'irregolarità del pavimento e l'altezza della macchina possono essere regolate con i piedini macchina anteriori.


La macchina può essere posizionata come segue:

- posizionamento libero
la macchina deve essere posizionata accanto ad altri apparecchi o mobili oppure inserita in una nicchia. La nicchia deve essere larga almeno 60 cm e profonda 60 cm.
- sottopiano:
la macchina deve essere posizionata sotto un piano di lavoro continuo oppure sotto la superficie di gocciolamento di un lavello.
La nicchia d'incasso deve essere larga almeno 60 cm, profonda 60 cm e alta 82 cm.

Integrare la macchina sotto un piano di lavoro

Per l'inserimento sotto un piano di lavoro continuo, smontare il coperchio della macchina come segue:

- Aprire lo sportello.

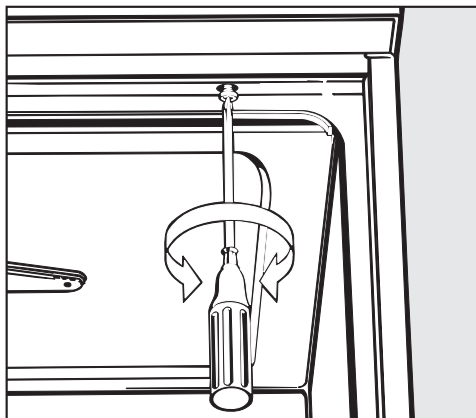

- Svitare le viti di fissaggio a destra e a sinistra con un cacciavite a croce.
- Tirare verso di sé di 5 mm il coperchio della macchina e smontarlo verso l'alto.

Termodisinfettori con condensatore di vapore:

per evitare che il piano di lavoro si danneggi a causa del vapore acqueo, incollare la pellicola protettiva allegata (25 x 58 cm, autoadesiva) nell'area del condensatore di vapore sotto il piano di lavoro.

Registrare la macchina e avvitarla saldamente

La stabilità della macchina è garantita solo se, dopo la registrazione, la si avvisa al piano di lavoro.

- Aprire lo sportello.
- Avvitare la macchina al piano di lavoro sia a destra che a sinistra attraverso i fori del listello anteriore.
- Nel caso di incasso le fessure tra macchina e armadietti o apparecchi vicini non devono essere sigillate con silicone per non impedire la ventilazione della pompa di circolazione.

Lamiera di copertura (a protezione del piano di lavoro)

A seconda della situazione (inserimento sottopiano) è possibile richiedere all'assistenza tecnica Miele una protezione per il piano di lavoro.

Il bordo inferiore del piano di lavoro viene protetto contro danni dovuti al vapore grazie all'applicazione di una lamiera di copertura.


Telaio con pannello decorativo (opzionale)

Il frontale della macchina può essere rivestito con un pannello decorativo adatto al frontale del mobile.

Il pannello decorativo può essere sostituito solamente dall'assistenza tecnica Miele nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Misure del pannello decorativo:
lamiera esterna dello sportello
H 442 / L 586 mm
sportello di servizio
H 117 / L 586 mm

Allacciamento elettrico

 Tutti i lavori relativi all'allacciamento elettrico possono essere eseguiti solo da personale specializzato e autorizzato.

- L'impianto elettrico deve essere conforme a VDE 0100.
- L'allacciamento elettrico mediante presa deve essere conforme alle direttive nazionali (la presa deve essere accessibile dopo l'installazione della macchina). E' necessario installare un interruttore principale per il distacco onnipolare dalla rete. I contatti dell'interruttore principale devono avere un'apertura di almeno 3 mm; l'interruttore deve essere bloccabile in posizione azzerata.
- Per una maggiore sicurezza, si consiglia di preporre alla macchina un salvavita con corrente di stacco di 30 mA (DIN VDE 0664).
- In caso di sostituzione del cavo di allacciamento alla rete elettrica è necessario utilizzare un pezzo di ricambio originale Miele oppure un cavo corrispondente con boccole capocorda terminali.
- Per i dati tecnici v. la targhetta dati o l'allegato schema elettrico.

La macchina deve essere alimentata con corrente i cui valori di tensione, frequenza e protezione corrispondano a quelli riportati sulla **targhetta dati**.


Un'eventuale **commutazione** deve essere eseguita secondo lo schema di commutazione e lo schema elettrico allegati.

La **targhetta dati** si trova sul retro della macchina e dietro la lamiera zoccolo sulla copertura in materiale sintetico.

Lo **schema elettrico** è allegato al termodisinfettore.


v. anche lo schema di installazione allegato.

Allacciare la messa a terra


Per l'allacciamento della messa a terra, sulla parte posteriore della macchina è presente l'apposita vite (.


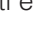
Allacciamento per la Svizzera

L'allacciamento può essere effettuato tramite interruttore o spina.

 L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato conformemente alle normative SEV.


Allacciamento idrico

 L'acqua presente nella vasca di lavaggio non è potabile.

- La macchina deve essere allacciata alla rete idrica conformemente alle normative vigenti in loco.
- L'acqua utilizzata dovrebbe possedere le caratteristiche dell'acqua potabile secondo la normativa europea sull'acqua potabile.
Un alto contenuto di ferro può arrugginire gli utensili/strumenti e la macchina.
Se l'acqua industriale contiene una quantità di cloruri superiore a 100 mg/l, aumenta notevolmente il rischio di corrosione degli utensili/strumenti.
- In determinate regioni (ad es. l'arco alpino) le caratteristiche dell'acqua possono essere causa di guasti per cui si consiglia di utilizzare solo acqua depurata per far funzionare il condensatore di vapore.
- Non è necessario applicare un impeditore di riflusso; la macchina è conforme alle direttive del DVGW.
- La **pressione di flusso minima** con allacciamento ad acqua fredda e calda è di 100 kPa (1,0 bar) e con allacciamento all'acqua AD 60 kPa (0,6 bar).
- La **pressione di flusso consigliata** con allacciamento ad acqua fredda e calda è di ≥ 250 kPa (2,5 bar) e con allacciamento ad acqua AD è di ≥ 150 kPa (1,5 bar) per evitare che l'afflusso idrico richieda tempi troppo lunghi.
- La **pressione idrica statica max. consentita** è 1000 kPa (10 bar).
- Se la pressione idrica non è compresa nei valori citati, richiedere all'assistenza tecnica i necessari provvedimenti (eventualmente si accende la spia di controllo  / , indicazione di guasto "F E").
- Di serie la macchina è predisposta per l'allacciamento ad acqua fredda (in blu) e ad acqua calda (in rosso) fino a max. 70°C.
Allacciare i tubi d'afflusso ai rubinetti per acqua calda e fredda.
- Se non è presente la condotta di acqua calda, allacciare anche il tubo di afflusso con marcatura **rossa** all'acqua fredda.
- Allacciamento ad acqua AD, v. pagina successiva.
- Per l'allacciamento è necessario che il committente predisponga rubinetti con raccordo 3/4". I rubinetti devono essere facilmente accessibili per poter essere chiusi quando la macchina non è in funzione.

Allacciamento idrico

- I tubi di afflusso sono tubi in pressione lunghi ca. 1,7 m DN 10 con raccordo 3/4". Non rimuovere i filtri dai raccordi.
- Installare i filtri di superficie (allegati alla macchina) tra il rubinetto e il tubo di afflusso (v. figura riportata al capitolo "Pulire i filtri nell'afflusso acqua"). Il filtro grosso per acqua AD è in acciaio al cromo-nichel ed è riconoscibile dalla superficie opaca.

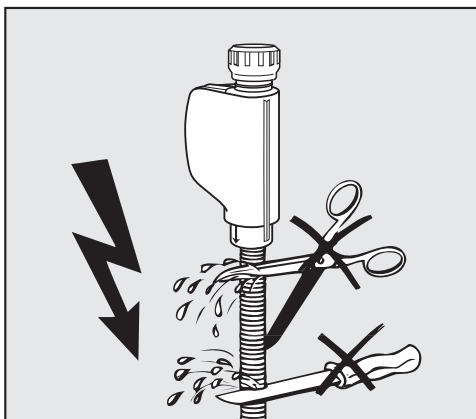

⚠ I tubi di afflusso **non devono** essere accorciati o danneggiati (v. la figura).

V. anche lo schema di installazione allegato.

Allacciamento all'acqua AD con pressione di 60 - 1000 kPa (0,6 - 10 bar)

La macchina è fornita di serie anche pronta per l'allacciamento a un sistema resistente a una pressione compresa tra 60 e 1000 kPa. Con una pressione di flusso inferiore a 150 kPa (1,5 bar) la durata dell'afflusso si prolunga automaticamente.

- Allacciare il tubo di afflusso acqua AD (in pressione e contrassegnato con "H₂O pur") con raccordo 3/4" al rubinetto di chiusura per acqua AD, predisposto dal committente.

⚠ Se l'allacciamento all'acqua AD non deve essere utilizzato, occorre richiedere all'assistenza tecnica Miele la riprogrammazione dell'elettronica. Il tubo di afflusso rimane sul retro della macchina.

Allacciamento all'acqua AD (non in pressione) 8,5 - 60 kPa (0,085 - 0,6 bar) (opzionale)

Per l'allacciamento con una pressione di 8,5 -60 kPa la macchina **deve** essere modificata (se non è già stata richiesta direttamente un'esecuzione speciale). Il montaggio della pompa può essere effettuato solo dal servizio di assistenza tecnica.

Se si dispone di un contenitore acqua AD (non in pressione) il bocchettone di fuoriuscita deve essere posizionato almeno all'altezza del bordo superiore della macchina (v. istruzioni di installazione).

Allacciare lo scarico dell'acqua

- Nello scarico della macchina è incorporata una valvola antiritorno che impedisce il reflusso di acqua sporca nella macchina attraverso il tubo di scarico.
- Si consiglia l'allacciamento della macchina a un sistema di scarico **separato** predisposto dal committente. Se non è presente un allacciamento separato si consiglia l'allacciamento a un sifone a doppia camera.

L'allacciamento da parte del committente, **misurato dal bordo inferiore della macchina**, deve essere ad altezza compresa tra 0,3 m e 1 m.



Se l'allacciamento dovesse essere più basso di 0,3 m, posare il tubo di scarico a gomito ad almeno 0,3 m di altezza.

Il sistema di scarico deve poter accogliere una portata minima di 16 l/min.

- Il tubo di scarico è lungo circa 1,4 m e flessibile (diametro interno 22 mm). Non può essere accorciato. Le fascette per l'allacciamento sono allegate.
- Sono disponibili anche tubi di scarico più lunghi (fino a 4 m).
- La condotta di scarico deve essere lunga max. 4 m.

V. anche lo schema di installazione allegato.

Panoramica programmi

Programma	Applicazione
A CLIENTE	Programma liberamente programmabile da parte dell'assistenza tecnica Miele.
B SPORCO INORGANICO	Per l'eliminazione di residui inorganici; in generale per analisi e analisi dell'acqua, per sporco da leggero a mediamente tenace, per esigenze di lavaggio da medie ad alte.
C SPORCO ORGANICO	Per l'eliminazione di residui organici (oli, grassi, cere, agar); per applicazioni preparatorie e, a determinate condizioni, per fini analitici; per sporco medio/tenace ed esigenze di lavaggio medie. Utilizzare detersivo liquido , si raccomanda l'allacciamento ad acqua fredda, calda e AD.
D STANDARD	Per diversi tipi di sporco senza rischio di denaturazione né di precipitazione in ambiente alcalino; eventualmente adatto per impieghi preparatori o analitici, sporco leggero, per esigenze di lavaggio non particolari.
E UNIVERSALE	Per l'eliminazione di residui organici (es. proteine, oli, in parte anche grassi) e a determinate condizioni anche di residui inorganici (sali di metallo idrosolubili con pH 7); per impieghi preparatori ed eventualmente analitici; per sporco leggero/medio ed esigenze di lavaggio medie.
F INTENSO	Per l'eliminazione di residui organici (ad es. proteine, colture cellulari e tissulari, oli, in parte anche grassi) e a determinate condizioni anche di residui inorganici (sali di metallo idrosolubili con pH 7); per impieghi preparatori ed eventualmente analitici; per sporco medio/molto tenace ed esigenze di lavaggio medie/alte.
G PLASTICA	Per vetrerie/utensili di laboratorio termolabili, ad es. bottiglie in plastica (resistenza ad almeno 55°C); per impieghi preparatori ed eventualmente analitici; per sporco da leggero a mediamente tenace e per esigenze di lavaggio medie.
 SCARICO	Per lo scarico dell'acqua, es. in seguito all'interruzione di un programma. Rispettare eventuali norme sulla prevenzione di infezioni , v. "Interrompere il programma"
 RISCIACQUO	Per il risciacquo di oggetti particolarmente sporchi, ad es. per eliminare lo sporco più grosso o i residui di disinfettante prima del trattamento, per evitare che lo sporco possa seccarsi o che si possano formare delle incrostazioni finché non si avvia un programma completo.
varioTD	Programma conforme ai requisiti generali di igiene ai sensi della norma EN ISO 15883-1: temperatura di 90°C (-5 °C, 0 °C) e tempo d'azione di 5 min. Programma di termodisinfezione secondo la norma EN-ISO 15883-1.
SPECIAL 93°C-10'	Per il lavaggio e la termodisinfezione a 93 °C e con un tempo d'azione di 10 min. secondo quanto previsto dall'art. 18 della Legge federale tedesca sulla prevenzione delle infezioni, area di efficacia A/B, in caso di decontaminazione disposta dalle autorità o indicazioni speciali (valido in Germania).

KW = acqua fredda, WW= acqua calda, AD = Aqua destillata, °C = temperatura, min = tempo d'azione, * Il dosaggio di brillantante con DOS 2 deve essere attivato dall'assistenza tecnica.

Panoramica programmi

Svolgimento programma										
Prelavaggio		Lavaggio principale		Risciacquo		Risciacquo	Risciacquo finale*		Asciugatura	
1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	
KW		KW DOS 1 80°C 3 min		WW DOS 3		WW	AD		AD 75°C 1 min	(X)
	KW DOS 3 50°C 1 min		WW DOS 1 75°C 1 min	WW DOS 3		AD	AD		AD 70°C 1 min	(X)
		WW DOS 1 65°C 3 min	WW DOS 1 85°C 3 min	WW DOS 3		WW	AD		AD 80°C 1 min	(X)
			WW DOS 1 75°C 3 min	WW DOS 3			AD		AD 75°C 1 min	(X)
KW		WW DOS 1 80°C 3 min		WW DOS 3		WW	AD		AD 75°C 1 min	(X)
KW		WW DOS 1 85°C 3 min		WW DOS 3			AD		AD 75°C 1 min	(X)
KW		KW DOS 1 55°C 5 min		KW DOS 3		KW	AD		AD 55°C 1 min	(X)
							KW			
KW		KW DOS 1 55°C 5 min		WW DOS 3		WW			AD 93°C 5 min	(X)
		KW DOS 1 93°C 10 min		WW DOS 3		WW			AD 75°C 3 min	(X)

x = funzione supplementare, DOS 1 = dosaggio detersivo da 40 °C

DOS 3 = dosaggio neutralizzante dopo afflusso acqua

Dati tecnici

Altezza macchina con coperchio	85 cm
senza coperchio	82 cm
Larghezza	60 cm
Profondità	60 cm
Profondità a sportello aperto	120 cm
Peso (netto):	70 kg
Tensione, valore di allacciamento, protezione	v. targhetta dati
Cavo di allacciamento	ca. 1,8 m
Temperatura acqua: allacciamento acqua fredda calda e AD	max. 20 °C max. 70 °C
pressione idrica statica:	max. 1000 kPa
pressione minima di flusso: allacciamento acqua fredda e calda allacciamento acqua AD	100 kPa 60 kPa
pressione di flusso raccomandata: allacciamento acqua fredda e calda allacciamento acqua AD	≥ 250 kPa ≥ 150 kPa
Allacciamento acqua AD (non in pressione)	opzionale, 8,5 - 60 kPa
Prevalenza pompa di scarico	min. 0,3 m, max. 1 m
Temperatura ambiente	5 °C fino a 40 °C
umidità residua max. dell'aria linearmente discendente fino a	80 % per temperature fino a 31 °C 50 % per temperature fino a 40 °C
Altezza sopra il livello del mare	max. 1500 m [#]
Grado di sporco	P2 (ai sensi di IEC/EN 61010-1)
Protezione (ai sensi di IEC 60529)	IP20 (penetrazione di polvere)
Rumorosità in dB (A), Pressione sonora LpA in fase di lavaggio e asciugatura	< 70
Certificazioni di controllo:	VDE, disp. antidisturbo radio-TV, DVGW
Contrassegno CE	Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE, Classe IIa

[#] In un luogo di posizionamento situato sopra i 1500 m di altezza il punto di ebollizione della liscivia è più basso. Per questo motivo ridurre eventualmente la temperatura di disinfezione e prolungare il tempo di azione (valore A₀).

Miele

PROFESSIONAL

Italia:

Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano
S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27
Internet: <http://www.miele-professional.it>
e-mail: info@miele-professional.it



Da rete fissa Telecom 22,93 cent/min + 10,33 cent alla risposta; da altre reti rivolgersi al proprio operatore.

Schweiz:

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon 056.417.20.00 Zentrale
Telefon 056.417.27.51 – Telefax 056.417.24.69
Miele Service Professional 0 800 551 670
e-mail: info.mieleprofessional@miele.ch
Internet: <http://www.miele-professional.ch>